

Notice d'utilisation

Balances d'analyse et de précision

KERN ALJ / ALS / PLJ / PLS

Version 4.4
2019-06
F





KERN ALJ/ALS/PLJ/PLS

Version 4.4 2019-06

Notice d'utilisation

Balances d'analyse et de précision électroniques

Sommaire

1	Caractéristiques techniques	4
2	Déclaration de conformité	14
3	Aperçu de l'appareil	15
3.1	Composants	15
3.2	Éléments de commande	20
3.2.1	Aperçu des affichages.....	20
3.2.2	Aperçu du clavier.....	21
4	Indications fondamentales (généralités)	22
4.1	Utilisation conforme aux prescriptions.....	22
4.2	Utilisation inadéquate.....	22
4.3	Garantie.....	22
4.4	Vérification des moyens de contrôle.....	23
5	Indications de sécurité générales	23
5.1	Observez les indications du mode d'emploi.....	23
5.2	Formation du personnel.....	23
6	Transport et stockage	23
6.1	Contrôle à la réception de l'appareil.....	23
6.2	Emballage / réexpédition.....	24
7	Déballage, installation et mise en service	26
7.1	Lieu d'installation, lieu d'utilisation.....	26
7.2	Déballage.....	26
7.2.1	Implantation.....	27
7.3	Branchement secteur.....	32
7.4	Brancher et allumer l'alimentation de courant.....	32
7.5	Fonctionnement à batterie rechargeable (dépend du modèle, voir chap. 1).....	33
7.6	Raccordement d'appareils périphériques.....	33
8	Ajustage	34
8.1	Ajustage avec un poids externe (KERN PLS/ALS).....	34
8.1.1	Ajustage en utilisant un poids d'ajustage recommandé (réglage d'usine).....	34
8.1.2	Ajustage avec les poids d'autres valeurs nominales.....	35
8.2	Ajustage avec le poids intérieur (KERN PLJ/ALJ).....	37
8.2.1	Ajustage des modèles PLJ-M.....	38
8.2.2	Surcharger poids d'ajustage interne.....	39
8.3	Étalonnage.....	40
9	Opérations de base	41
9.1	Pesage en sous-sol.....	42
10	Menu usager	43

10.1	Unité de pesée (unit1 / unit2)	46
10.2	Type émission de données	49
10.3	Taux Baud	50
10.4	Auto Zero.....	51
10.5	Filtre.....	53
10.6	Affichage du contrôle de la stabilité.....	54
10.7	Régler le contraste de l'affichage	55
10.8	Eclairage du fond de l'écran d'affichage.....	56
10.9	Fonction automatique de coupure „AUTO OFF“ dans le mode d'attente.....	57
11	Menu utilisateur	58
11.1	Comptage de pièces.....	59
11.1.1	Commutation entre affichage nombre de pièces et affichage du poids	61
11.1.2	Optimisation de référence automatique	61
11.1.3	Mémorisation numérique du poids de référence	62
11.2	Détermination de densité à l'aide du dispositif de pesage au sol	63
11.2.1	Détermination de la densité des corps solides	63
11.2.2	Détermination de la densité de liquides	65
11.3	Fonction d'addition.....	67
11.4	Pesée avec gamme de tolérance	68
11.5	Détermination du pourcentage	70
11.5.1	Mémorisation du poids de référence par pesée.....	70
11.5.2	Mémorisation numérique du poids de référence	71
11.6	Fonction de pesée des animaux.....	72
11.7	Fonction valeur de crête	73
12	Sortie de données RS 232C	74
12.1	Caractéristiques techniques	74
12.2	Attribution des broches du connecteur de sortie de la balance	74
12.3	Interface.....	75
12.4	Transfert de données	75
12.5	Formats de la transmission de données.....	76
12.6	Commandes à distance.....	77
12.7	Fonctionnement de l'imprimante.....	78
13	Messages d'erreur	80
14	Maintenance, entretien, élimination	80
14.1	Nettoyage	80
14.2	Maintenance, entretien	80
14.3	Élimination	81
15	Aide succincte en cas de panne.....	81
16	Ioniseur (Factory option KERN ALJ-A03)	82
16.1	Informations générales	82
16.2	Principales recommandations de sécurité.....	82
16.3	Caractéristiques techniques	84
16.4	Aperçu de l'appareil.....	84
16.5	Mise en marche.....	85
16.6	Champ d'application.....	86
16.7	Nettoyage	86

1 Caractéristiques techniques

KERN	ALJ 160-4A	ALJ 200-5DA
Plage de pesée (max)	160 g	82 g / 220 g
Lisibilité (d)	0.1 mg	0.01 mg / 0.1 mg
Reproductibilité	0.1 mg	0.04 mg / 0.1 mg
Linéarité	± 0.3 mg	± 0.1 mg / 0.2 mg
Essai de stabilité (typique)	4 sec.	6 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	1 mg	1 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	10 mg	10 mg
Temps de préchauffage	8 heures	
Poids d'ajustage	interne	
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre	
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen	
Contrôler alimentation en courant	24 V AC, 500 mA	
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Dimensions caisse (l x L x h) mm	210 x 340 x 330	
Dimensions brise-vent (l x L x h) mm	160 x 140 x 205 (intérieur) 190 x 195 x 225 (extérieur)	160 x 170 x 225 (intérieur) 190 x 195 x 225 (extérieur)
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 80 mm	
Poids kg (net)	6.5 kg	7 kg
Interface	RS 232C	
Segré de pollution	2	
Catégorie de Survoltage	Catégorie II	
Altitude	4000 m	
Lieu d'installation	seulement dans des locaux couverts	

KERN	ALJ 250-4A	ALJ 310-4A	ALJ 500-4A
Plage de pesée (max)	250 g	310 g	510 g
Lisibilité (d)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Reproductibilité	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg
Linéarité	± 0.3 mg	± 0.3 mg	± 0.4 mg
Essai de stabilité (typique)	4 sec.	4 sec.	4 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	1 mg	1 mg	1 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	10 mg	10 mg	10 mg
Temps de préchauffage	8 heures		
Poids d'ajustage	interne		
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre		
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Contrôler alimentation en courant	24 V AC, 500 mA		
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)		
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 330		
Dimensions brise-vent (l x L x h) mm	160 x 140 x 205 (intérieur) 190 x 195 x 225 (extérieur)		
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 80 mm		
Poids kg (net)	6.5 kg		
Interface	RS 232C		

KERN	ALJ 160-4AM	ALJ 250-4AM
N° d'art. / Type	TALJ 160-4BM-A	TALJ 250-4BM-A
Plage de pesée (max)	160 g	250 g
Lisibilité (d)	0.1 mg	0.1 mg
Reproductibilité	0.1 mg	0.1 mg
Linéarité	± 0.3 mg	± 0.3 mg
Echelon d'étalonnage (e)	1 mg	1 mg
Classe d'étalonnage	I	I
Charge minimale (Min)	10 mg	10 mg
Essai de stabilité (typique)	4 sec.	4 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,1 mg	0,1 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	1 mg	1 mg
Temps de préchauffage	8 heures	
Poids d'ajustage	interne	
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre	
Unités de pesage	ct, g	
Contrôler alimentation en courant	24 V AC, 500 mA	
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 330	
Dimensions brise-vent (l x L x h) mm	160 x 140 x 205 (intérieur) 190 x 195 x 225 (extérieur)	
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 80 mm	
Poids kg (net)	5.7 kg	6.7 kg
Interface	RS 232C	

KERN	ALS 160-4A	ALS 250-4A
Plage de pesée (max)	160 g	250 g
Lisibilité (d)	0.1 mg	0.1 mg
Reproductibilité	0.1 mg	0.1 mg
Linéarité	± 0.3 mg	± 0.3 mg
Essai de stabilité (typique)	4 sec.	4 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	1 mg	1 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	10 mg	10 mg
Temps de préchauffage	8 heures	
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	150 g (E2)	200 g (E2)
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre	
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen	
Contrôler alimentation en courant	24 V AC, 500mA	
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 330	
Dimensions brise-vent (l x L x h) mm	160 x 140 x 205 (intérieur) 190 x 195 x 225 (extérieur)	
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 80 mm	
Poids kg (net)	5.7 kg	
Interface	RS 232C	

KERN	PLJ 420-3F	PLJ 720-3A	PLJ 1200-3A
Plage de pesée (max)	420 g	720 g	1200 g
Lisibilité (d)	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Reproductibilité	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Linéarité	± 0.003 g	± 0.002 g	± 0.003 g
Essai de stabilité (typique)	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	5 mg	1 mg	5 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	50 mg	10 mg	50 mg
Temps de préchauffage	4 heures	4 heures	8 heures
Poids d'ajustage	interne		
Quantité pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre		
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Contrôler aliment. courant	230V/50 Hz (Euro) 9V DC	230V/50 Hz (Euro) 24V AC	
Température de fonctionn.	+ 5° C / + 35° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)		
Installation pesage sous-sol	-	oeillet d'accrochage, en série	oeillet d'accrochage, en série
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 160		
Pare-brise mm à l'intérieur Ø 150, 60 haut à l'extérieur Ø 160, 70 haut	oui	oui	oui
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 11 cm	Ø 11 cm	Ø 11 cm
Poids kg (net)	4 kg	4.5 kg	4.5 kg
Interface	RS 232C		

KERN	PLJ 2000-3A	PLJ 4200-2F	PLJ 6200-2A
Plage de pesée (max)	2100 g	4200 g	6200 g
Lisibilité (d)	0.001 g	0.01 g	0.01 g
Reproductibilité	0.002 g	0.02 g	0.01 g
Linéarité	± 0.004 g	± 0.04 g	± 0.03 g
Essai de stabilité (typique)	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	50 mg	50 mg	10 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	500 mg	500 mg	100 mg
Temps de préchauffage	8 heures	4 heures	4 heures
Poids d'ajustage	interne		
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre		
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Contrôler alimentation en courant	230V/50 Hz (Euro) 24 V AC	230V/50 Hz (Euro) 9 V DC	230V/50 Hz (Euro) 24 V AC
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)		
Installation de pesage en sous-sol	oeillet d'accrochage, en série	-	oeillet d'accrochage, en série
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 160		
Pare-brise mm à l'intérieur Ø 150, 60 haut à l'extérieur Ø 160, 70 haut	oui	non	non
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 16 cm	Ø 16 cm	Ø 16 cm
Poids kg (net)	4.5 kg	4.5 kg	5 kg
Interface	RS 232C		

KERN	PLJ 720-3AM	PLJ 6200-2AM
N° d'art. / Type	TPLJ 720-3BM-A	TPLJ 6200-2BM-A
Plage de pesée (max)	720 g	6200 g
Lisibilité (d)	0.001 g	0.01 g
Reproductibilité	0.001 g	0.01 g
Linéarité	± 0.002 g	± 0.02 g
Echelon d'étalonnage (e)	10 mg	100 mg
Classe d'étalonnage	II	II
Charge minimale (Min)	20 mg	50 mg
Essai de stabilité (typique)	2 sec.	2 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	1 mg	10 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	10 mg	100 mg
Temps de préchauffage	4 heures	
Poids d'ajustage	interne	
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100, à choix libre	
Unités de pesage	ct, g	
Contrôler alimentation en courant	220V – 240 V AC, 50 Hz	
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Installation de pesage en sous-sol	oeillet d'accrochage, en série	
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 100	
Pare-brise [mm]	à l'intérieur Ø 150, 60 haut	
	à l'extérieur Ø 160, 70 haut	
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 11 cm	Ø 16 cm
Poids kg (net)	4,5 kg	
Interface	RS 232C	

KERN	PLS 420-3F	PLS 720-3A	PLS 1200-3A
Plage de pesée (max)	420 g	720 g	1200 g
Lisibilité (d)	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Reproductibilité	0.002 g	0.001 g	0.001 g
Linéarité	± 0.004 g	± 0.002 g	± 0.003 g
Essai de stabilité (typique)	3 sec.	2 sec.	2 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	5 mg	5 mg	5 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	50 mg	50 mg	50 mg
Temps de préchauffage	4 heures	4 heures	8 heures
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	400 g (E2)	600 g (E2)	1 kg (E2)
Quantité pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100, à choix libre		
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Contrôler alimentation en courant	230V/50 Hz (Euro)9V DC	230V/50 Hz (Euro)24V AC	
Accumulateur	Durée de fonctionnement 30 h Temps de charge 10 h	-	-
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)		
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 160		
Pare-brise [mm]	à l'intérieur Ø 150, 60 haut		
	à l'extérieur Ø 160, 70 haut		
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 11 cm		
Poids kg (net)	4 kg	4.5 kg	4.5 kg
Interface	RS 232C		

KERN	PLS 4200-2F	PLS 6200-2A
Plage de pesée (max)	4200 g	6200 g
Lisibilité (d)	0.01 g	0.01 g
Reproductibilité	0.02 g	0.01 g
Linéarité	± 0.04 g	± 0.03 g
Essai de stabilité (typique)	3 sec.	2 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	50 mg	50 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	500 mg	500 mg
Temps de préchauffage	4 heures	4 heures
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	4 kg (E2)	5 kg (E2)
Quantité de pièces de référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100 à choix libre	
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen	
Contrôler alimentation en courant	230V/50 Hz (Euro)9V DC	230V/50 Hz (Euro)24V AC
Accumulateur	Durée de fonctionnement 30 h Temps de charge 10 h	non
Températ. fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Installation de pesage en sous-sol	oeillet d'accrochage, en série	
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 100	
Pare-brise	non	
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 16 cm	
Poids kg (net)	4 kg	4.5 kg
Interface	RS 232C	

KERN	PLS 8000-2A	PLS 20000-1F
Plage de pesée (max)	8200 g	20 kg
Lisibilité (d)	0.01 g	0.1 g
Reproductibilité	0.01 g	0.1 g
Linéarité	± 0.03 g	± 0.4 g
Essai de stabilité (typique)	2 sec.	3 sec.
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	10 mg	500 mg
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	100 mg	5 g
Temps de préchauffage	4 heures	4 heures
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	5 kg (E2)	20 kg (E2)
Quantité pièces référence en comptage de pièces	10, 25, 50, 100, à choix libre	
Unités de pesage	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen	
Contrôler alimentation en courant	230V/50 Hz (Euro) 24V AC	230V/50 Hz (Euro) 9V DC
Température de fonctionnement	+ 5° C + 35° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % (non condensant)	
Installation de pesage en sous-sol	Oeillet d'accrochage, en série	
Boîtier (larg x prof x haut) mm	210 x 340 x 100	210 x 340 x 100
Pare-brise	no	no
Plateau de pesée (acier inox)	Ø 16 cm	200 x 175 mm
Poids kg (net)	4.75 kg	4 kg
Interface	RS 232C	

* **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire:**

- Conditions ambiantes idéales pour comptage à haute résolution
- Sans dispersion de masse des unités comptées

** **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales:**

- Conditions ambiantes difficiles (rafales de vent, vibrations)
- Possibilité de dispersion de masse des unités comptées

2 Déclaration de conformité

Vous trouvez la déclaration de conformité CE- UE actuelle online sous:


www.kern-sohn.com/ce

- i** Dans le cas de balances étalonnées (= de balances à la conformité évaluée) la déclaration de conformité est comprise dans les fournitures.


3 Aperçu de l'appareil

3.1 Composants

Modèle ALJ 200-5DA

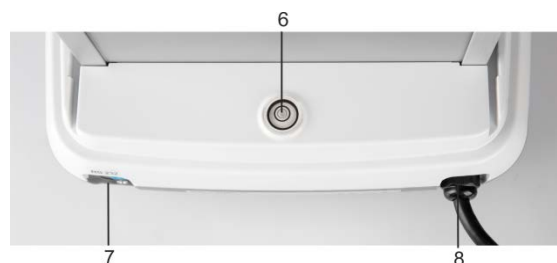

Pos.	Désignation	Pos.	Désignation
1	Pare-brise en verre	6	Bulle d'air
2	Anneau de la cage de pesée	7	RS232
3	Afficheur	8	Raccord adaptateur secteur
4	Clavier		
5	Vis des pieds		

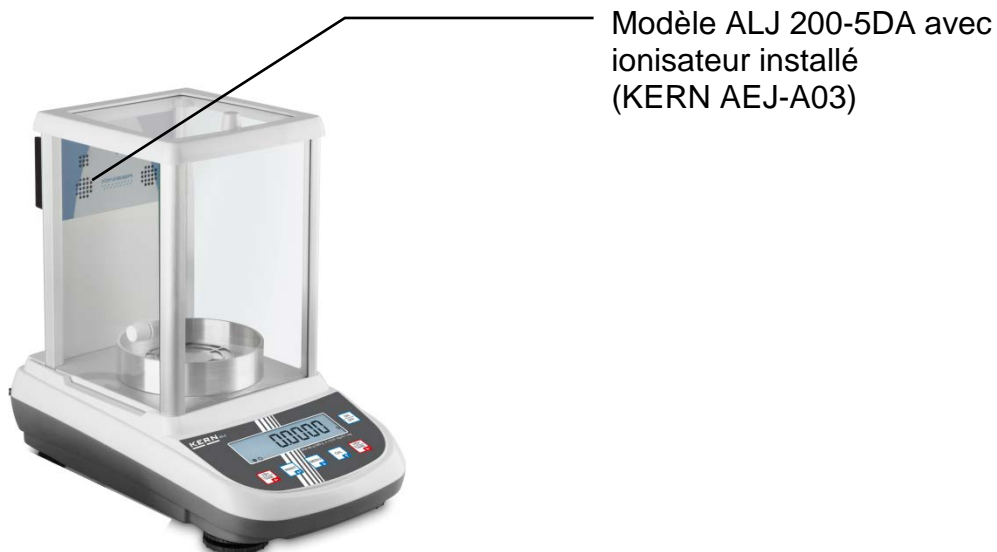

Côté antérieur des balances

Modèles ALJ / ALS / PLJ 2000-3A



Pos.	Désignation
------	-------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Pare-brise en verre |
| 2 | Plateau de pesée |
| 3 | Afficheur |
| 4 | Clavier |
| 5 | Vis des pieds |
| 6 | Bulle d'air |

Modèles PLJ / PLS: Dimensions plateau de pesée Ø 110 mm



Pos.	Désignation
------	-------------

1	Recouvrement pare-brise en verre
2	Pare-brise en verre
3	Plateau de pesée
4	Afficheur
5	Clavier
6	Vis des pieds

Modèles PLS
Dimensions plateau de pesée Ø 160 mm




Modèle PLS 20000-1F
Dimensions plateau de pesée 200 x 175 mm




Pos.	Désignation
------	-------------

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Bulle d'air |
| 2 | Plateau de pesée |
| 3 | Afficheur |
| 4 | Clavier |
| 5 | Vis des pieds |

Côté postérieur et inférieur de la balance

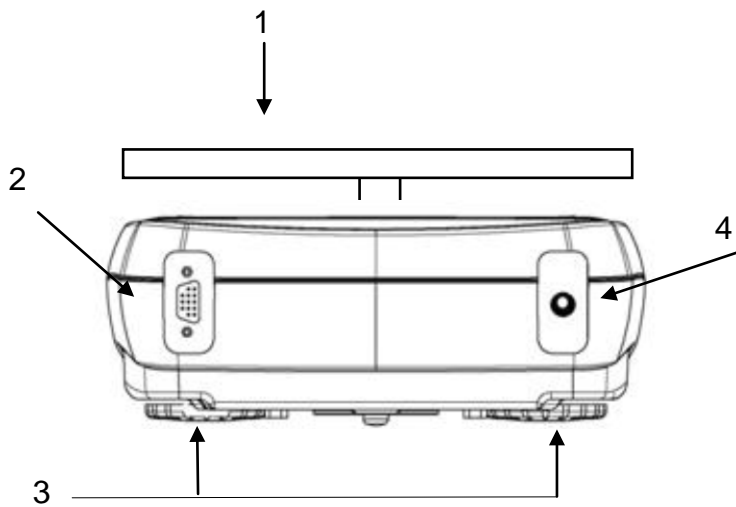


1. Plateau de pesée
2. Interface RS232C
3. Vis de pied
4. Raccord adaptateur secteur

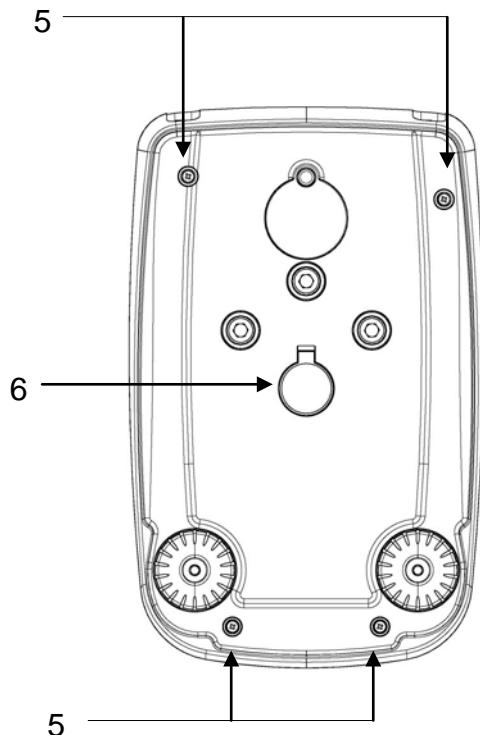




5. Vis du boîtier (s'il s'agit des modèles à quatre pieds, dévisser d'abord les deux pieds postérieurs)
6. Dispositif de pesage sous-sol


3.2 Éléments de commande

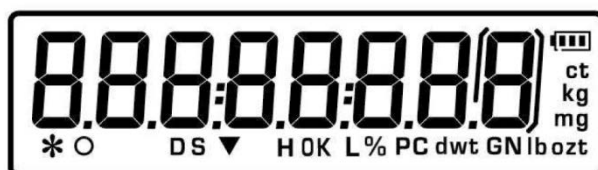




3.2.1 Aperçu des affichages

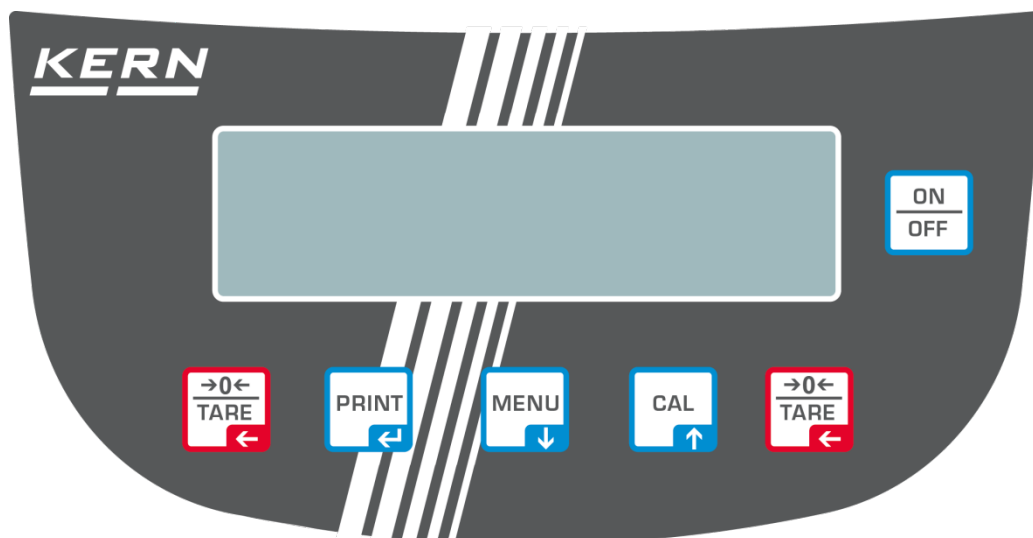

Icon	Désignation
	Affichage de la stabilité
O	Indicateur „affichage du zéro“
%	Application <détermination du pourcentage>
PC	Application <comptage de pièces>
	Etat de charge de l'accu, voir au chap. 8.8
	La balance se trouve en mode de saisie
H	Seuil de tolérance supérieur
L	Seuil de tolérance inférieur
DS	Application <densité>
	Parenthèses pour afficher des chiffres non étalonnés (seulement balances étalonnées)
ct kg mg dwt GN lb ozt	Unités de pesage

3.2.2 Aperçu du clavier



Touche	Désignation	Courte pression sur la touche	Appuyer sur la touche long temps jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteint
	Touche MENU	<ul style="list-style-type: none"> Appeler le menu d'utilisateur Choisir les points de menu – feuilleter en avant 	<ul style="list-style-type: none"> Appeler le menu d'utilisateur Sortir du menu d'utilisateur
	Touche ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> Mise en marche / arrêt Sortir du menu d'utilisateur 	
	Touche CAL/	<ul style="list-style-type: none"> Ajuster Choisir les points de menu – feuilleter en arrière 	
	Touche PRINT	<ul style="list-style-type: none"> Rechercher les données de pesée par l'interface Confirmer / enregistrer les réglages 	
	Touche TARE	<ul style="list-style-type: none"> Tarage Remise à zéro 	

4 Indications fondamentales (généralités)

4.1 Utilisation conforme aux prescriptions

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c' à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

4.2 Utilisation inadéquate

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l'affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d'un récipient posé sur la balance.) Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. Ceci peut endommager l'équipage de mesure.

Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d'une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n'est pas équipé d'une protection contre les explosions. Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d'utilisation/d'application dérogeant à ces dernières doivent faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée par KERN.

4.3 Garantie

La garantie n'est plus valable en cas

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d'emploi
- d'utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d'ouverture de l'appareil
- de dommages mécaniques et de dommages occasionnés par les produits, les liquides, l'usure naturelle et la fatigue
- de mise en place ou d'installation électrique inadéquates
- de surcharge du système de mesure

4.4 Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

5 Indications de sécurité générales

5.1 Observez les indications du mode d'emploi



Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

Toutes les versions en langues étrangères incluent une traduction sans engagement.
Seul fait foi le document allemand original.

5.2 Formation du personnel

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

6 Transport et stockage


6.1 Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

6.2 Emballage / réexpédition





- ⇒ Conservez tous les éléments de l'emballage d'origine en vue d'un éventuel transport en retour.
- ⇒ L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.
- ⇒ Avant expédition démontez tous les câbles branchés ainsi que toutes les pièces détachées et mobiles.

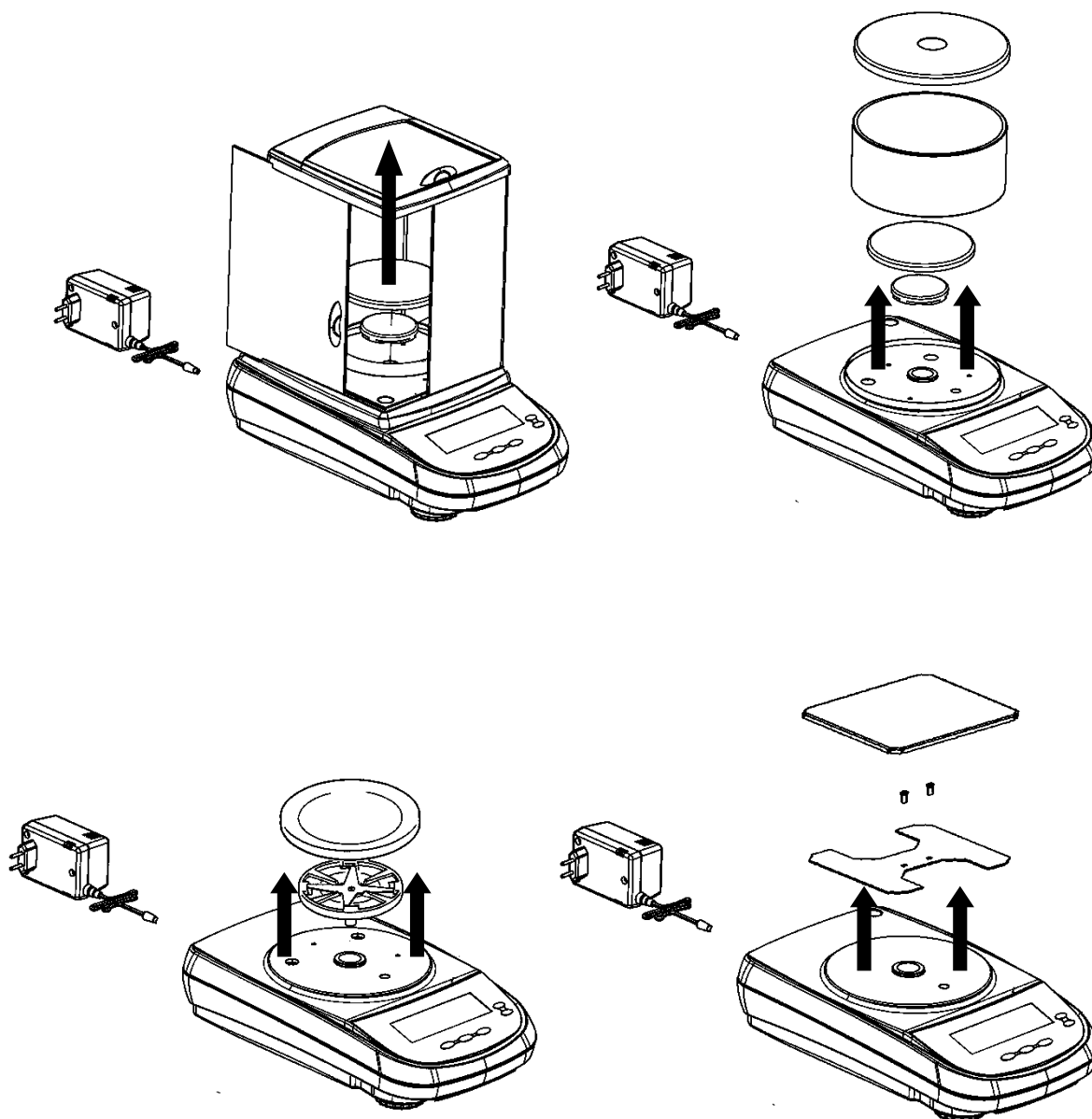

- ⇒ Evtl. remontez les cales de transport prévues.
- ⇒ Calez toutes les pièces p. ex. pare-brise en verre, plateau de pesée, bloc d'alimentation etc. contre les déplacements et les dommages.

Exemple d'illustration Balances analytiques:

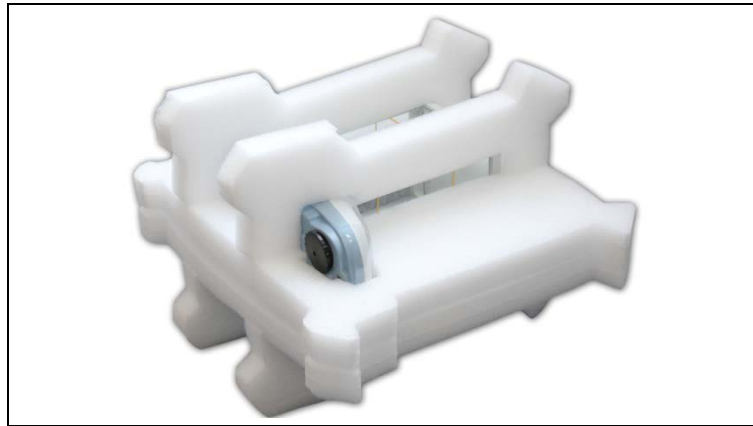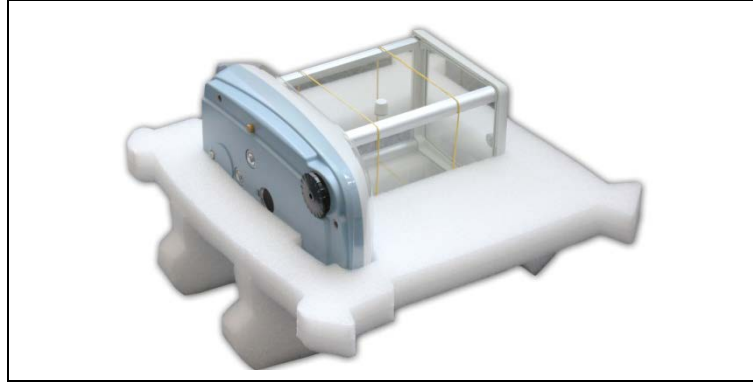

7 Déballage, installation et mise en service

7.1 Lieu d'installation, lieu d'utilisation

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage. Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:

- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps l'appareil à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Evitez les charges statiques des produits à peser, du récipient de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques (p. ex. par suite de téléphones portables ou d'appareils de radio), de charges électrostatiques, ainsi que d'alimentation en électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors changer de site ou éliminer la source parasite.

7.2 Déballage

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

Contrôler si tous les éléments des fournitures sont livrés et sans dommages.

Etendue de la livraison / accessoires de série

- Balance (voir chap. 3)
- Bloc d'alimentation
- Boîte électronique (seulement ALJ 200-5A)
- Notice d'utilisation

7.2.1 Implantation

i Le lieu d'installation correct (voir chap. 8.1) est important pour la précision des résultats de pesée de balances d'analyse et de précision à résolution élevée.

⇒ Assemblage de la balance

Modèle ALJ 200-5DA



Placer le plateau de pesée à grille




Placer l'anneau de la cage de pesée




Brancher l'alimentation en électricité à la balance.

Modèles ALS/ALJ

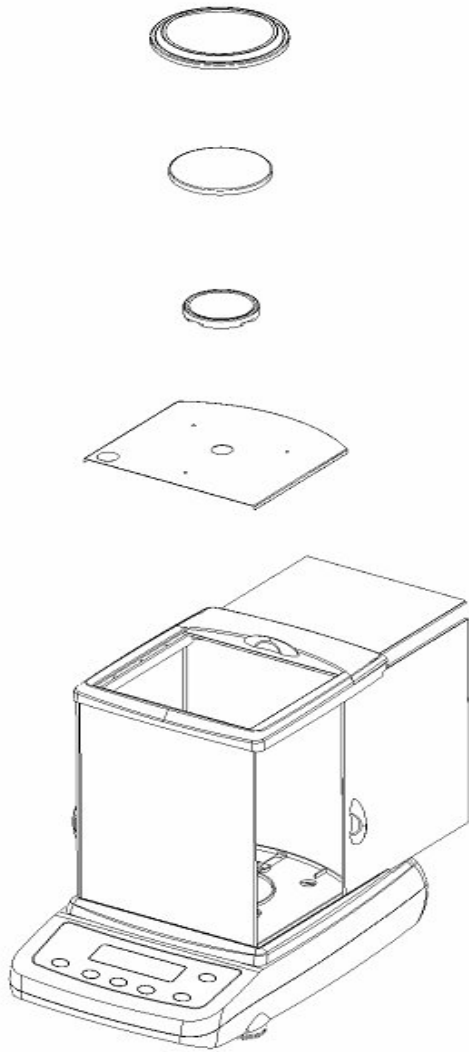


Modèles PLS/PLJ, d = 1 mg

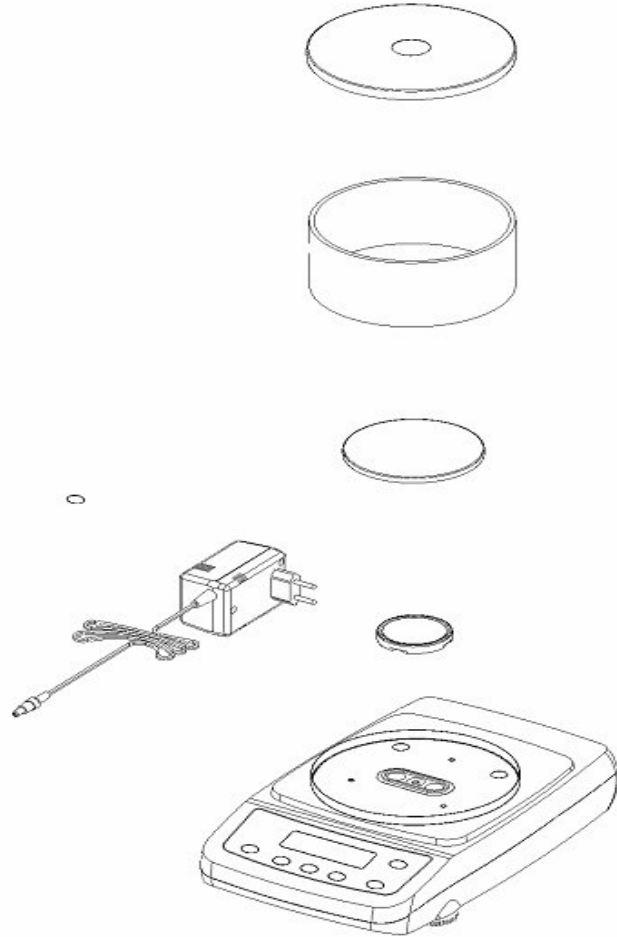

Modèles PLS/PLJ, d = 100 mg

Modèles PLS/PLJ, d = 10 mg

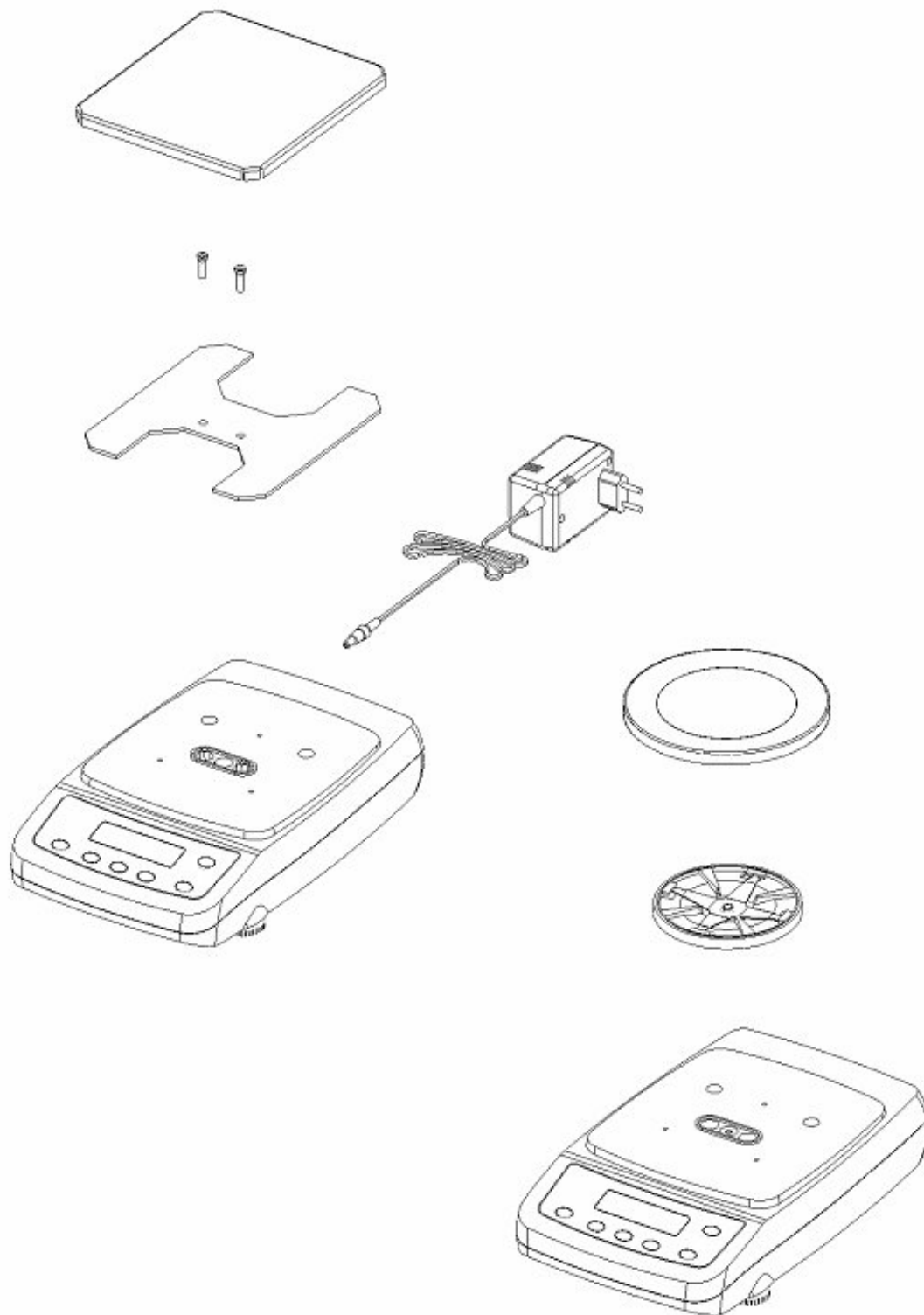


⇒ Niveller

Une orientation exacte et une installation stable sont les conditions pour obtenir des résultats reproductibles. La balance peut être nivelée pour compenser de petites aspérités ou inclinaisons de la surface d'appui.

Tous les modèles sauf ALJ 200-5DA et ALJ 500-4A

Procéder à la mise à niveau de la balance à l'aide des vis des pieds [1], jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau se trouve dans le cercle prescrit. Après verrouiller les vis des pieds avec les rondelles [2].

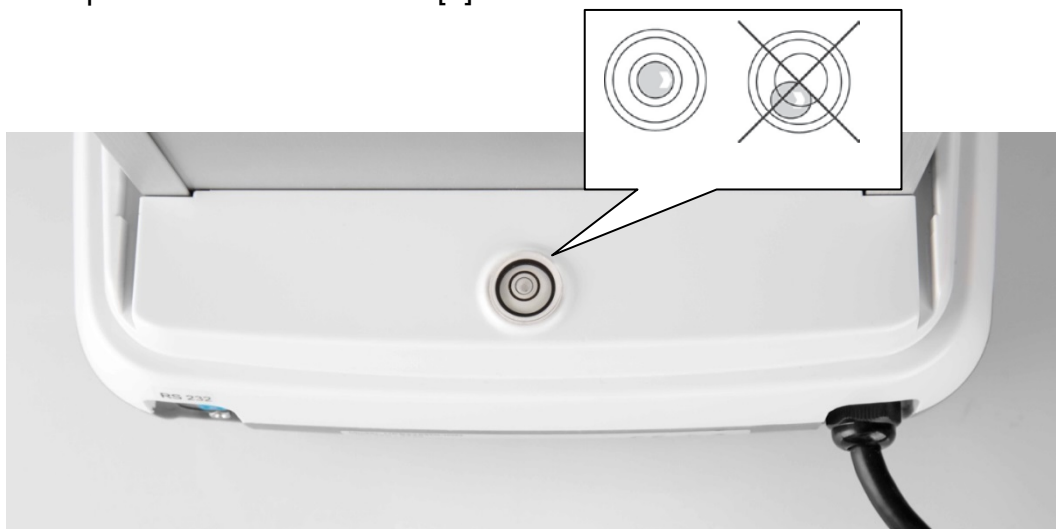

Contrôler périodiquement la mise à niveau

Modèles ALJ 200-5DA et ALJ 500-4A

Mettez la balance à niveau comme décrit ci-dessous. Dans le cas de ces deux modèles, la seule différence est qu'il n'y a pas de pied avec une vis de réglage sur le côté gauche, mais un pied fixe (voir l'image ci-dessous).



Contrôler périodiquement la mise à niveau

Retirer la cale de transport :

Au côté inférieur gauche de la balance remplacer la vis dorée par la vis couleur d'argent (voir autocollant).



7.3 Branchement secteur



Sélectionner une fiche secteur spécifique au pays et l'enficher dans le bloc d'alimentation.



Vérifiez si l'alimentation en tension de la balance est correctement réglée. La balance ne peut être branchée au réseau électrique uniquement si les données au niveau de la balance (auto-collant) et la tension du réseau électrique courant local sont identiques.

N'utiliser que des bloc d'alimentation de courant KERN d'origine. L'utilisation d'autres marques n'est possible qu'avec l'autorisation de KERN.



Important:

- Contrôler avant la mise en service l'absence de dommages sur le câble d'alimentation.
- Veiller à ce que la boîte d'alimentation n'entre pas en contact avec des liquides.
- Le connecteur au réseau doit être bien accessible à tout moment.



Pour obtenir des résultats exacts de pesée avec les balances électroniques, elles doivent avoir atteint leur température de service (voir temps d'échauffement au chap. 1). Pour ce temps de chauffe, la balance doit être branchée à l'alimentation de courant (secteur, pile rechargeable ou pile). La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur. Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage.

7.4 Brancher et allumer l'approvisionnement de courant

⇒ Brancher l'alimentation en électricité à la balance.

⇒ La balance effectue un contrôle automatique. Après la balance est mise dans la modalité d'attente.

La balance reste en marche pendant tout le temps où la balance est branchée à l'alimentation en courant. Sur la touche **ON/OFF** n'est mis à l'arrêt et l'affichage est éteint et allumé.





Pour **mettre en marche** l'affichage, appeler la touche **ON/OFF**. Quand apparaît l'affichage de zéro, la balance est prête à fonctionner.

Si la balance a un poids d'ajustage dans son intérieur, d'abord sera fait un ajustage. Pendant ce processus, sur l'affichage apparaît „CAL“.



Pour **mettre à l'arrêt**, appuyer sur la touche **ON/OFF**. La balance passe ce faisant en mode opérationnel.

En position opérationnelle la balance est immédiatement opérationnelle après sa mise en marche sans temps de préchauffage.

7.5 Fonctionnement à batterie rechargeable (dépend du modèle, voir chap. 1)

L'accumulateur est chargé par le bloc alimentation de courant fourni.

L'autonomie de la pile est d'environ 30h, le temps de chargement pour atteindre une recharge complète est d'environ 10h.

Dans le menu vous pouvez activer la fonction AUTO-OFF [time off], voir chap. 9.8.

Selon le réglage dans le menu, la balance s'éteint automatiquement pour des raisons d'économie de l'accumulateur.

Les symboles suivants apparaissent à l'écran lorsque la balance se trouve en alimentation par accumulateur:

	Accumulateur suffisamment chargé
	Capacité de l'accumulateur bientôt épuisée. Brancher le bloc d'alimentation du secteur le plus tôt possible pour charger l'accumulateur.
	La valeur de la tension est passée au dessous du minimum prescrit. Brancher le bloc d'alimentation du secteur pour charger l'accumulateur.

7.6 Raccordement d'appareils périphériques

Avant le raccordement ou le débranchement d'appareils supplémentaires (imprimante, PC) à l'interface de données, la balance doit impérativement être coupée du secteur.

N'utilisez avec votre balance que des accessoires et des périphériques livrés par KERN, ces derniers étant adaptés de manière optimale à votre balance.

8 Ajustage

Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations du température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

- ⇒ Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Un temps de préchauffage (voir au chap. 1) est nécessaire pour la stabilisation.
- ⇒ Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

8.1 Ajustage avec un poids externe (KERN PLS/ALS)



- L'ajustage est bloqué par l'interrupteur sur les balances étalonnées.
- Valeur pondérale du poids d'ajustage requise voir au chapitre 1 „Caractéristiques techniques“

8.1.1 Ajustage en utilisant un poids d'ajustage recommandé (réglage d'usine)



- ⇒ Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage. Appuyez sur la touche **CAL.**



- ⇒ Attendre jusqu'à ce que la valeur pondérale du poids de d'ajustage nécessaire soit affichée.



- ⇒ **Pendant** l'affichage clignotant mettre le poids d'ajustage nécessaire soigneusement sur le centre du plateau de pesage. L'affichage clignotant s'éteint. Une fois l'ajustage correctement réalisé la balance revient automatiquement en mode de pesée.
- ⇒ Oter le poids d'ajustage



8.1.2 Ajustage avec les poids d'autres valeurs nominales

L'ajustage peut également être réalisé avec des poids d'autres valeurs nominales, mais n'est pas optimal au point de vue métrologique, points d'ajustage voir tab. 1. Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet: <http://www.kern-sohn.com>



- ⇒ Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage. Appuyer longtemps sur la touche **CAL** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.



- ⇒ Attendez jusqu'à ce que „load“ apparaisse.



- ⇒ **Pendant** l'affichage clignotant mettre le poids d'ajustage soigneusement sur le centre du plateau de pesage. L'affichage clignotant s'éteint. Une fois l'ajustage correctement réalisé la balance revient automatiquement en mode de pesée.
- ⇒ Oter le poids d'ajustage



En cas d'erreur d'ajustage ou d'un faux poids d'ajustage apparaît un message d'erreur sur l'affichage. Attendre jusqu'à ce que la balance se trouve dans le mode de pesage et répéter le processus d'ajustage.

Modèle	Poids d'ajustage conseillé (voir chap. 7.1.1)	Autres valeurs nominales non optimales au point de vue métrologique pour l'ajustage (voir au chap. 7.1.2)
Modèles A		
ALS 160-4A	150g	100g
ALS 250-4A	200g	100g
PLS 510-3A	500g	100g, 200g, 300g, 400g
PLS 720-3A	600g	100g, 200g, 300g, 400g, 500g
PLS 1200-3A	1000g	-
PLS 1200-3DA	1000g	-
PLS 4200-2A	4000g	1000g, 2000g, 3000g
PLS 6200-2A	5000g	1000g, 2000g, 3000g, 4000g, 6000g
PLS 6200-2DA	5000g	1000g, 2000g, 3000g, 4000g, 6000g
Modèles F		
PLS 310-3F	300g	100g, 200g
PLS 420-3F	400g	100g, 200g, 300g
PLS 3100-2F	3000g	1000g, 2000g
PLS 4200-2F	4000g	1000g, 2000g, 3000g
PLS 20000-1F	20000g	10 kg

8.2 Ajustage avec le poids intérieur (KERN PLJ/ALJ)

En cas de balances non étalonnées il y a quatre possibilités d'ajustage dans le menu.

Réglage dans le menu Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. Le premier point de menu „units“ est affiché.

Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à ce que apparaisse „calib“, confirmer sur la touche **PRINT**.

Alors vous pouvez sélectionner sur la touche **MENU** l'un des réglages suivants.

AUT-CAL Ajustage automatique avec un poids interne. Réglage d'usine sur les modèles avec homologation de type.

I-CAL Ajustage à l'aide d'un poids interne après avoir appuyé sur **CAL**, n'est pas disponible pour les modèles en réglage susceptible d'être étalonné.

E-CAL Ajustage avec poids externe n'est pas disponible pour les modèles en réglage susceptible d'être étalonné.

TEC-CAL non documenté

Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu

Pour finir le menu appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

AUT-CAL
Réglage d'usine des balances étalonnées Si la fonction AUT-CAL est activée, l'ajustage interne est démarré automatiquement si la balance

- a été coupée du secteur
- après avoir appuyé sur **ON/OFF** en mode d'attente
- après un changement de température de 1,5 °C avec plateau de pesée délesté/affichage zéro
- après avoir évolué un intervalle de temps de 3 heures avec plateau de pesée délesté/affichage zéro

La fonction ajustage automatique est toujours active. Vous pouvez également lancer à tout moment l'ajustage manuellement par appel de la touche **CAL**.

I-CAL Si la fonction I-CAL est activée, l'ajustage interne est démarré seulement en appuyant sur la touche **CAL**. Avant d'appuyer sur CAL s'assurer qu'aucun objet ne se trouve sur le plateau de pesage.

E-CAL S'il s'agit de modèles avec poids d'ajustage interne, l'ajustage avec poids externe n'est pas recommandé.
Réalisation voir chapitre 7.1.

8.2.1 Ajustage des modèles PLJ-M

Réglage dans le menu Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. Le premier point de menu „units“ est affiché.

Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à ce que apparaisse „calib“, confirmer sur la touche **PRINT**.

Alors vous pouvez sélectionner sur la touche **MENU** l'un des réglages suivants.

AUT-CAL Ajustage automatique avec un poids interne.
Réglage d'usine sur les modèles avec homologation de type.

Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu

Pour finir le menu appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

8.2.2 Surcharger poids d'ajustage interne

(seulement pour modèles non étalonnables)



- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.



- ⇒ Appelez la touche **MENU** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que „**CALib**“ apparaisse
- ⇒ Presser la touche **PRINT**
- ⇒ Appelez la touche **MENU** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que „**TEC-CAL**“ apparaisse



- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **PRINT** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.



- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance change automatiquement dans le mode de pesage :
- ⇒ Aucune charge ne doit se trouver sur le plateau de pesage
- ⇒ Appuyez sur la touche **CAL**



Attendez jusqu'à ce que la valeur exacte du poids d'ajustage apparaît en clignotant



(exemple)

- ⇒ Posez le poids d'ajustage affiché sur le plateau de pesée. L'affichage clignotant s'éteint et la balance change dans le mode de pesage.
 - ⇒ Retirez le poids d'ajustage du plateau de pesée
 - ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **PRINT** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. Le processus de calibrage démarre
- Pendant ce processus „**tEc MEM**“ est affiché

Après avoir enregistré la valeur du poids d'ajustage interne automatiquement, la balance retourne en mode de pesée.

- ⇒ Réaliser le processus d'ajustage comme décrit au chap. 8.2

8.3 Etalonnage

Généralités:

D'après la directive 2014/31EU, les balances doivent faire l'objet d'un étalonnage lorsqu'elles sont utilisées tel qu'indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi):

- a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d'une marchandise est déterminé par pesée.
- b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques.
- c) A des fins officielles
- d) Dans le cas de la fabrication d'un emballage tout prêt

En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local.

Indications concernant l'étalonnage


Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à l'étalonnage dans les données techniques. Si la balance est utilisée comme décrit ci-dessus dans un domaine soumis à l'obligation d'étalonnage, elle doit alors faire l'objet d'un étalonnage et être régulièrement vérifiée par la suite.

Les étalonnages ultérieurs doivent être effectués selon les prescriptions légales respectives des pays d'utilisation. En Allemagne par ex., la durée de validité de l'étalonnage pour les balances est de 2 ans en règle générale.

Les prescriptions légales du pays d'utilisation doivent être respectées.

Après la procédure d'étalonnage on apposera des scellés sur la balance aux endroits marqués.

L'étalonnage de la balance n'est pas valide sans l'apposition des „scellés“.

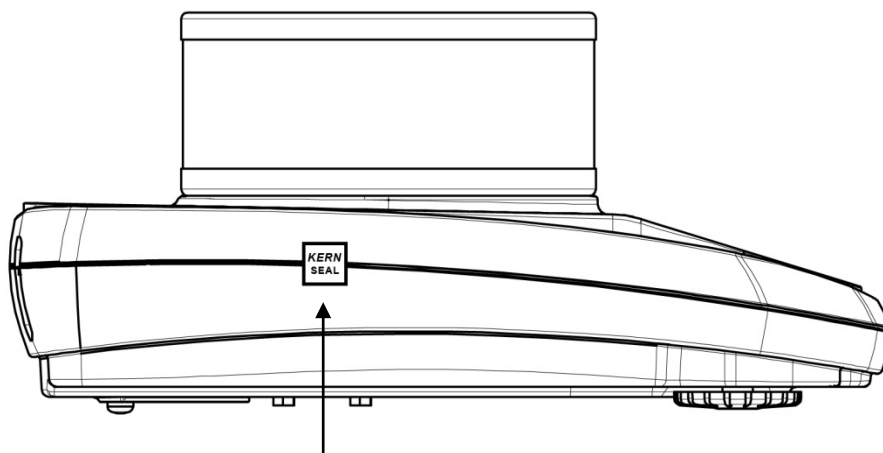

Position du timbre de sceau (modèles PLJ)

Les balances soumises à l'obligation d'étalonnage doivent être mises hors circuit, lorsque:



- ⇒ **le résultat du pesage** de la balance se trouve en dehors des **erreurs maximales tolérées en service**. Chargez de ce fait à intervalles réguliers la balance avec un poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge max.) et comparez le résultat avec la valeur affichée.
- ⇒ **L'échéancier pour l'étalonnage** périodique est dépassé.

9 Opérations de base

Enclenchement En mode d'attente (voir chap. 6.5) appuyer sur la touche ON/OFF. Dès que l'affichage du poids apparaît la balance est prête à peser.



Sur les modèles PLJ-M apparaît sur l'affichage „Wait 30“. La balance a besoin de 30 minutes pour la stabilisation. Après la balance change automatiquement dans le mode de pesée.

Arrêt Appuyer sur la touche ON/OFF, la balance rentre dans le mode d'attente (voir chap. 6.5).

Pesage simple

- ⇒ Mettre en place le produit pesé
- ⇒ Attendez jusqu'à ce que la valeur affichée soit stable [*].



⇒ Relever le résultat de la pesée.

Tarage

- ⇒ Déposez le récipient à peser et appelez la touche TARE. „0-t“ est affiché.



⇒ Après le contrôle de la stabilité apparaît l'affichage zéro.



Ceci indique que l'enregistrement interne du poids du récipient a eu lieu.

⇒ Peser les matières à peser, le poids net est affiché.

Une fois le contenant de tare enlevé, le poids total apparaît en affichage négatif.

La tare demeure mémorisée jusqu'à ce qu'elle soit effacée. A cet effet délester la balance puis appuyer sur la touche **TARE** „0-t“ est affiché, attendre jusqu'à ce que apparaît l'affichage zéro.

Le tarage peut être répété à volonté, par exemple pour peser plusieurs composants en un mélange (par tâtonnements). La limite est atteinte lorsque la totalité de la plage de pesée est sollicitée.

9.1 Pesage en sous-sol

Grâce au pesage en sous-sol il est possible de peser des objets, qui par suite de leurs dimensions ou de leur forme ne peuvent pas être posés sur le plateau de la balance.

Procédez de la manière suivante:

- Mettre la balance à l'arrêt
- Ouvrir le couvercle (1) au fond de la balance.
- Accrochez le crochet pour le pesage en sous-sol **avec précaution et complètement.**
- Mettre la balance au-dessus d'une ouverture.
- Accrocher la matériau de pesage au crochet et réaliser le pesage.

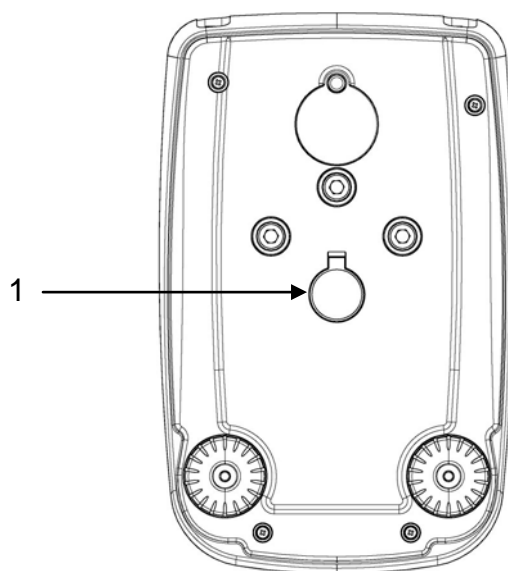


Fig. 1 : Ajustage de la balance pour les pesages en sous-sol



ATTENTION

- ⇒ Veillez obligatoirement à ce que tous les objets suspendus soient assez stables pour maintenir l'objet à peser voulu (risque de bris).
- ⇒ Ne lestez jamais avec des charges supérieures à la charge maximale (max) (risque de bris)
- ⇒ Veillez toujours, à ce qu'il n'y ait pas d'être vivant ou d'objet sous la charge, qui risquerait d'être lésé ou endommagé.



A la fin du pesage en sous-sol, il faut obligatoirement refermer la trappe dans le fond de la balance (protection contre la poussière).

10 Menu usager

Dans le menu d'utilisateur on peut modifier les réglages de la balance. Ceci permet d'adapter la balance à vos exigences individuelles.

Le menu d'utilisateur a été réglé par l'usine de manière que normalement il n'est plus nécessaire faire des modifications, sauf dans des conditions d'usage particulières.

Navigation dans le menu

Entrée au menu	Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche MENU jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. Le premier point de menu „units“ est affiché.
Sélectionner les points de menu	La touche MENU permet de sélectionner successivement les différents points du menu les uns après les autres. ⇒ Feuilleter en avant sur la touche MENU ⇒ Feuilleter en arrière sur la touche CAL
Modifier les réglages	Valider sur la touche PRINT le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché. Lorsque vous appuyez sur les touches fléchées ↓ ↑, l'affichage suivant est affiché. ⇒ Feuilleter en avant sur la touche MENU ⇒ Feuilleter en arrière sur la touche CAL
Mémoriser les réglages	Reprendre le choix en appuyant sur la touche PRINT . La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
Finir le menu / rentrer dans le mode de pesage	Appuyer longtemps sur la touche MENU jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

Vue d'ensemble du menu

Point du menu	Affichage	Sélection	Description
Unité de pesée (voir chap. 11.1)	Units	Gram	Gramm
		* Carat	Carat
		* Ounce	Unze
		* Pound	Pound
		* PEnn	Pennyweight
		* OuncEtr	Troy Unze
		* GrAin	Grain
		* tAEL Hon	Tael Hongkong
		* tAEL SGP	Tael Singapour
		* tAEL roc	Tael R.O.C.
		* Momme	Momme
Type émission de données (voir chap. 11.2)	PC-Prtr	PC cont	Sortie continue
		Pr CMd	<ul style="list-style-type: none"> • Edition par appel de la touche PRINT • Mode pour commandes à distance
		tIP50	non documenté
		Print	non documenté
Taux Baud (voir chap. 11.3)	baud rt	br 1200	
		br 2400	
		br 4800	
		br 9600	
Auto Zero (voir chap. 11.4)	Auto 0	Au0 OFF	Auto Zero mis à l'arrêt
		Au0 1	plage Auto Zero $\pm 1/2$ digit
		Au0 2	plage Auto Zero ± 3 digits (pas disponible dans PLJ-M)
		Au0 3	plage Auto Zero ± 7 digits (pas disponible dans PLJ-M)
		Au0 3E	plage Auto Zero ± 7 digits dans tout la gamme de pesée (pas disponible dans PLJ-M)
Filtre (voir chap. 11.5)	Filter	Filt 1	Réglage pour le dosage
		Filt 2	Sensible et rapide, lieu d'implantation très stable
		Filt 3	Insensible mais lent, lieu d'implantation instable

Affichage du contrôle de la stabilité (voir chap. 11.6)	Stabil	Stab 1	Contrôle de la stabilité rapide - lieu d'implantation très calme
		Stab 2	Contrôle de la stabilité rapide + exact - lieu d'implantation calme
		Stab 3	Contrôle de la stabilité exact – lieu d'implantation très instable
Fond de l'écran d'affichage (voir chap. 11.7)	Contr	1-15	Sélectionner le contraste
Eclairage du fond de l'écran d'affichage (voir chap. 11.8)	Blt	on	Eclairage du fond de l'écran activé
		off	Eclairage du fond de l'écran désactivé
		Auto	l'éclairage d'arrière-plan se met automatiquement hors circuit 3 secondes après que la valeur de pesée se soit stabilisée En cas de changement du poids ou pression de touche l'éclairage de fond est allumé automatiquement.
Fonction automatique de coupure „AUTO OFF“ dans le mode d'attente (voir chap. 11.9)	time off	disab	AUTO-OFF à l'arrêt
		2 Min	AUTO-OFF après 2 minutes sans changement de poids
		5 Min	AUTO-OFF après 5 minutes sans changement de poids
		15 Min	AUTO-OFF après 15 minutes sans changement de poids
Mode tablet	tbl mode	*tbl off	Non documenté
		*tbl on	
Ajustage (voir chap. 7)	Calib	*E-Cal	Ajustage avec poids externe bloqué sur les appareils étalonnables.
		*Tec Cal	non documenté
		*Aut Cal	Ajustage automatique avec un poids interne.
		*I-Cal	Ajustage à l'aide d'un poids interne après avoir appuyé sur CAL, bloqué auprès d'appareils étalonnables.
	End		

* = pas disponible dans tous les modèles

10.1 Unité de pesée (unit1 / unit2)

Les unités de pesée qui devraient être disponibles peuvent être spécifiées dans le menu. Après avoir sélectionné de différentes unités (unit1 et unit2), le résultat de la pesée peut être affiché simultanément dans deux unités de pesée différentes (unit1 et unit2).

La commutation entre les valeurs en unités de pesée « unit1 » et « unit2 » est possible à l'aide du bouton **PRINT**.



- Dans le cas de balances vérifiées, toutes les unités ne sont pas disponibles, voir chap. 1 « Caractéristiques techniques ».
- À la livraison, l'unité de pesée par défaut est « unit1 ».

Activer les unités de pesée commutables :

⇒ En mode de pesée, maintenez la touche **MENU** enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le premier élément de menu « unit1 » sera affiché.

unit 1

⇒ Confirmez en appuyant sur la touche **PRINT**, l'unité « Gram » sera affichée.

⇒ À l'aide des touches de navigation **↓↑**, sélectionnez le réglage souhaité pour l'unité « unit1 ».

Avancez avec la touche **MENU**


Reculez avec la touche **CAL**

GrAm

.....

CARAt

.....

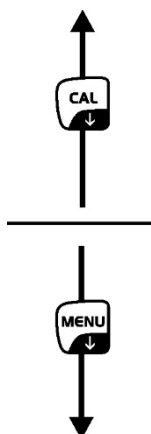

Symbole	Unité de pesée	Coefficient de conversion 1 g =
Gramme	Gramme	1
MiLLiGr	Milligramme	0,001
* Carat	Carat	5
* Ounce	Once	0,035273962
* Pound	Livre	0,0022046226
* PEnn	Pennyweight	0,643014931
* OuncEtr	Once de Troie	0,032150747
* GrAin	Grain	15,43235835
* tAEL Hon	Tael (Hong Kong)	0,02671725
* tAEL SGP	Tael (Singapour)	0,02646063
* tAEL roc	Tael (R.O.C.)	0,02666666
* Momme	Momme	0,2667

* ne sont pas disponibles sur tous les modèles

- ⇒ Reprendre le réglage sélectionné pour l'unité « unit1 » en appuyant sur la touche **PRINT**.
- ⇒ Appuyez sur la touche **MENU**, l'écran affichera « unit2 ».

un it 2

- ⇒ Confirmez en appuyant sur la touche **PRINT**, l'unité « Gram » sera affichée.
- ⇒ À l'aide des touches de navigation **↓↑**, sélectionnez le réglage souhaité pour l'unité « unit2 ».

Avancez avec la touche **MENU**
Reculez avec la touche **CAL**

GrAm

.....


CARAt

.....

- ⇒ Reprendre le réglage sélectionné pour l'unité « unit2 » en appuyant sur la touche **PRINT**. La balance reviendra au menu. Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres dans le menu ou revenez au mode de pesée comme suit.
- ⇒ Appuyez sur la touche **MENU** et maintenez-le enfoncée jusqu'à ce que le signal sonore soit désactivé. La balance repasse automatiquement en mode de pesée.

Commuter entre les unités de pesée:

⇒ En mode de pesée, maintenez la touche **PRINT** enfoncée jusqu'à ce que le signal sonore soit désactivé, puis relâchez le bouton.

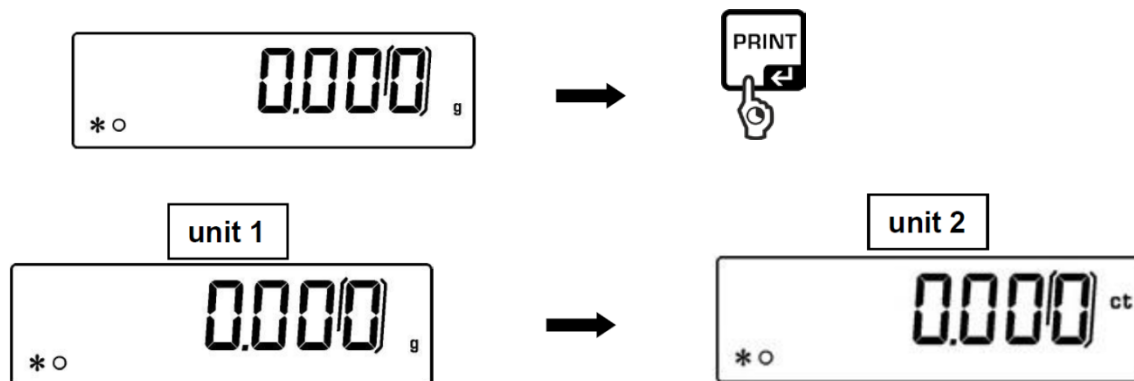

- Lorsque vous passez du mode veille (stand-by) à l'aide de la touche ON/OFF, la balance démarre avec la dernière unité utilisée.
- Après son débranchement, la balance sera démarrée avec l'unité « unit1 ».

10.2 Type émission de données

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

A digital display showing the word "Units" in a stylized, segmented font.

- ⇒ Appuyer sur la touche **MENU**

A digital display showing "Pr-Prtr" in a stylized, segmented font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.
⇒ Sur les touches fléchées **↓** **↑** sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

A digital display showing "PC Cont" in a stylized, segmented font.



A digital display showing "Pr CMd" in a stylized, segmented font.



A digital display showing "Pr int" in a stylized, segmented font.

„PC cont“ = Sortie continue

„Pr CMd“ = Edition par appel de la touche **PRINT** /
Mode pour commandes à distance

„Print“ = non documenté

- ⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

A digital display showing "0.000" followed by a small "g" on the right. Below the display, there is a small "* O" symbol.

10.3 Taux Baud

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

Units


- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

bAud rt

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.
- ⇒ Sur les touches fléchées ↓ ↑ sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

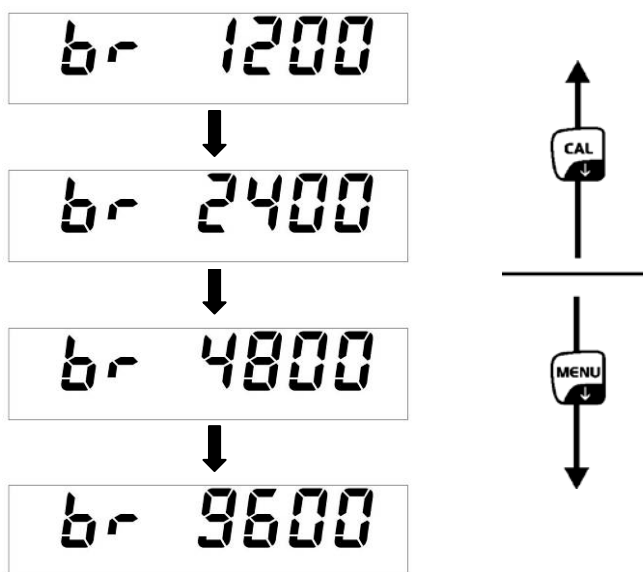

- ⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**. La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

* O 0.0000 g

10.4 Auto Zero

Sous ce point de menu on peut activer ou désactiver la correction automatique du point zéro. En état activé le point zéro en cas de dérives et de saletés est corrigé automatiquement.

Remarque:

Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l'affichage de résultats de pesée erronés. (p. ex. lorsque des liquides dégoulinent lentement d'un récipient posé sur la balance, pour les processus de vaporisation). Pour les dosages avec de petites fluctuations de poids nous préconisons de mettre à l'arrêt cette fonction.

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

A rectangular digital display showing the word "Units" in a seven-segment font.

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**


A rectangular digital display showing the text "Auto 0" in a seven-segment font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

⇒ Sur les touches fléchées ↓ ↑ sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

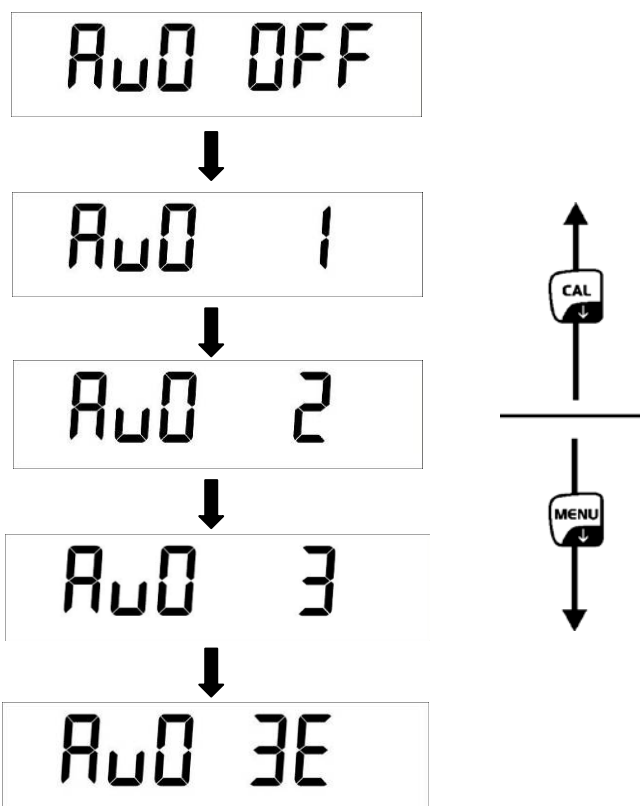

- Au0 OFF** = Auto Zero mis à l'arrêt
- Au0 1** = plage Auto Zero $\pm \frac{1}{2}$ digit
- Au0 2** = plage Auto Zero ± 3 digits
- Au0 3** = plage Auto Zero ± 7 digits
- Au0 3E** = plage Auto Zero ± 7 digits dans tout la gamme de pesée

⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.

La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.

⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.



Sur les modèles PLJ-M sont seuls possibles les réglages „Au0 OFF“ et „Au0 1“.

10.5 Filtre

Sous ce point du menu il est possible d'adapter la balance à certaines conditions environnementales et à certains objectifs de mesure.

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

A digital display showing the word "Units" in a seven-segment font.


- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

A digital display showing the word "Filter" in a seven-segment font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.
- ⇒ Sur les touches fléchées \downarrow \uparrow sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

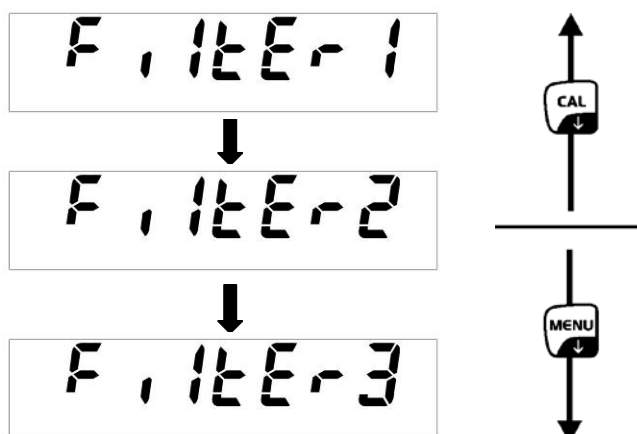

FILTER 1: Réglage pour le dosage

FILTER 2: Sensible et rapide, lieu d'implantation très stable

FILTER 3: Insensible mais lent, lieu d'implantation instable.

- ⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

A digital display showing "0.000" followed by a small "g" for grams. To the left of the display is a small asterisk and a circle symbol (*O).

10.6 Affichage du contrôle de la stabilité

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

Units


- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

STAB IL

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.
⇒ Sur les touches fléchées **↓** **↑** sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

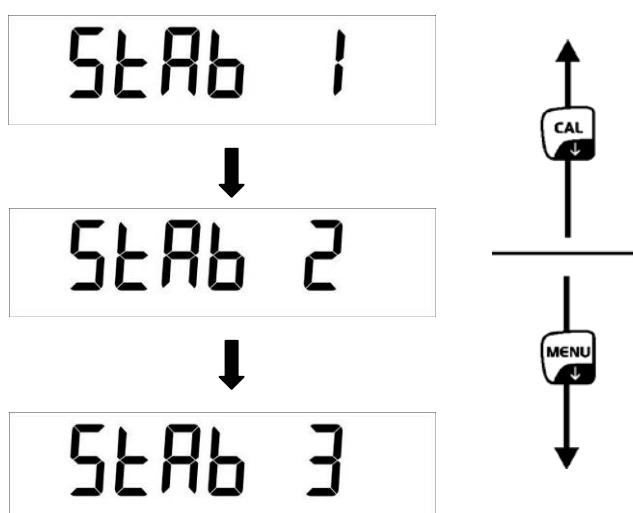

STAB 1: Contrôle de la stabilité rapide - lieu d'implantation très calme
STAB 2: Contrôle de la stabilité rapide + exact - lieu d'implantation calme
STAB 3: Contrôle de la stabilité exact – lieu d'implantation très instable.

- ⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.

- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

*O 0.000 g

10.7 Régler le contraste de l'affichage

Pour régler le contraste de l'affichage, on peut sélectionner entre 15 valeurs.

- ⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.

Units

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**



Contr

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT** le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché.

- ⇒ Sur les touches fléchées **↓** **↑** sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

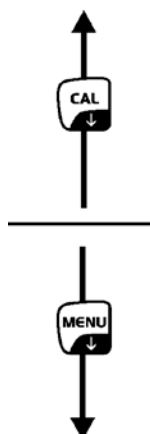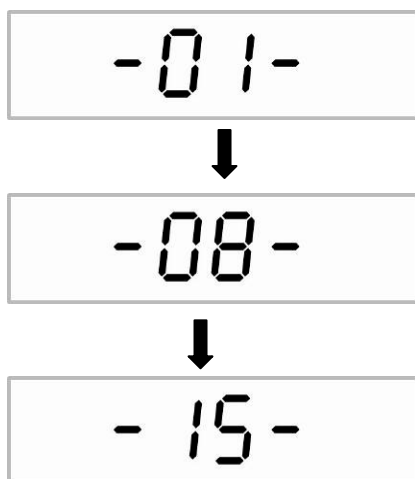

01: Contraste faible

08: Contraste moyen

15: Contraste haut

- ⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
- ⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

* O 0.0000 g

10.8 Eclairage du fond de l'écran d'affichage

⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne.


⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

⇒ Sur les touches fléchées **↓** **↑** sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

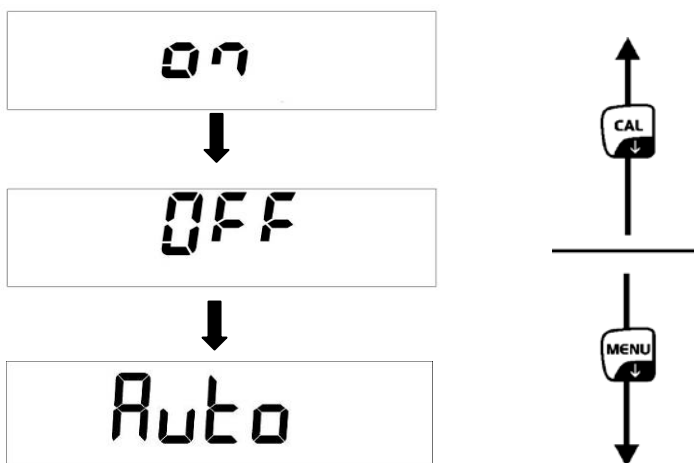

ON Eclairage du fond de l'écran activé

OFF Eclairage du fond de l'écran désactivé

Auto l'éclairage d'arrière-plan se met automatiquement hors circuit 3 secondes après que la valeur de pesée se soit stabilisée. En cas de changement du poids ou pression de touche l'éclairage de fond est allumé automatiquement.

⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.
La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.

⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

10.9 Fonction automatique de coupure „AUTO OFF“ dans le mode d’attente

⇒ Dans le mode de pesage appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu’à ce que le signal acoustique s’éteigne.

A digital display showing the text "Unit 5" in a black, dot-matrix font.

⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**


A digital display showing the text "t ME OFF" in a black, dot-matrix font.

⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

⇒ Sur les touches fléchées ↓ ↑ sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

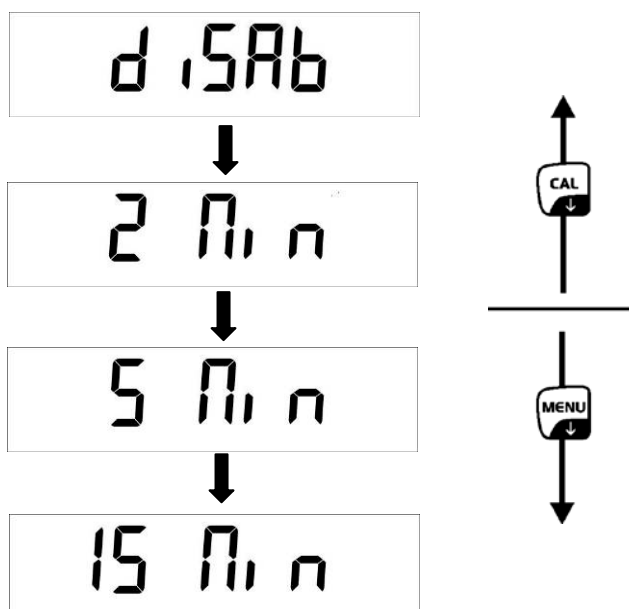

disab = AUTO-OFF à l’arrêt

2 Min = AUTO-OFF après 2 minutes sans changement de poids

5 Min = AUTO-OFF après 5 minutes sans changement de poids

15 Min = AUTO-OFF après 15 minutes sans changement de poids

⇒ Reprendre le choix en appuyant sur la touche **PRINT**.

La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d’autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.

⇒ Appuyer longtemps sur la touche **MENU** jusqu’à ce que le signal acoustique s’éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

A digital display showing "0.000 g" in a black, dot-matrix font. Below the display, there is a small "O" symbol and an asterisk "*" to its left.

11 Menu utilisateur

Dans le menu d'usager les types de fonctionnement suivants peuvent être activés / désactivés:

Count	Comptage de pièces
↓	
Dens	Détermination de la densité des corps solides / des liquides
↓	
Add	Fonction d'addition
↓	
HoL	Pesée avec gamme de tolérance
↓	
Perc	Détermination du pourcentage
↓	
Anim	Fonction de pesée des animaux
↓	
M Load	Fonction valeur de crête
↓	
End	

Navigation dans le menu

Entrée au menu	Appuyer brièvement sur la touche MENU en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.
Sélectionner les points de menu	La touche MENU permet de sélectionner successivement les différents points du menu les uns après les autres. ⇒ Feuilletter en avant sur la touche MENU ⇒ Feuilletter en arrière sur la touche CAL
Modifier les réglages	Valider sur la touche PRINT le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché. Lorsque vous appuyez sur les touches fléchées ↓ ↑, l'affichage suivant est affiché. ⇒ Feuilletter en avant sur la touche MENU ⇒ Feuilletter en arrière sur la touche CAL
Mémoriser les réglages	Reprendre le choix en appuyant sur la touche PRINT . La balance retourne au menu. Ou en cas de besoin faire d'autres réglages dans le menu ou comme suit rentrer dans le mode de pesage.
Finir le menu / rentrer dans le mode de pesage	Appuyer longtemps sur la touche MENU jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteigne. La balance revient automatiquement en mode de pesée.

11.1 Comptage de pièces

La balance, avant de pouvoir compter les pièces, doit connaître le poids unitaire moyen ce qu'il est convenu d'appeler la référence. A cet effet il faut mettre en chantier une certaine quantité des pièces à compter. La balance détermine le poids total et le divise par le nombre de pièces ce qu'il est convenu d'appeler la quantité de référence. C'est sur la base du poids moyen de la pièce qu'est ensuite réalisé le comptage. La règle ici est la suivante: **plus grande est la quantité de pièces de référence, plus grande est ici la précision de comptage.**

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A rectangular digital display showing the word "Count" in a large, black, monospace font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le nombre des pièces de référence actuel est affiché.

A rectangular digital display showing "SNPL" on the left and the number "10" on the right, both in a large, black, monospace font.

- ⇒ Sur les touches fléchées \downarrow \uparrow choisir le nombre des pièces de référence (10, 25, 50, 100 ou manuel = entrée numérique du poids de référence, voir chap. 10.1.3).

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**

- ⇒ En utilisant un récipient de pesage, le mettre avant de appuyer sur la touche **PRINT**. Le processus d'ajustage démarre. „0-t“ est affiché.

A rectangular digital display showing "0-t" in a large, black, monospace font.

- ⇒ Confirmez en appelant la touche **PRINT** la quantité de pièces de référence sélectionnée.

A rectangular digital display showing "LoAd" on the left and the number "10" on the right, both in a large, black, monospace font.

- ⇒ Poser sur la balance le nombre de pièces à compter correspondant au nombre de pièces de référence demandé par le réglage.
- ⇒ Confirmer sur la touche **PRINT** et attendre le contrôle de stabilité. Après une détermination réussie le nombre actuel de pièces est affiché.

A rectangular digital display showing "*" on the left, "PC" in the middle, and the number "10" on the right, all in a large, black, monospace font.

- ⇒ Oter le poids de référence. La balance se trouve maintenant en mode de comptage des pièces et compte toutes les pièces, qui sont déposées sur le plateau de la balance.



Si aucune référence n'a pu être formée, soit que l'objet à peser était trop instable ou que le poids de référence était trop faible, apparaît pendant la détermination de la référence l'affichage suivant :

- ⇒ **ERR04** = Poids de comptage plus petit non atteint
- ⇒ **Add SMP** = si le nombre de pièces pour une détermination correcte de la référence est trop petit, il faut mettre d'autres pièces plus comme suit.

- ⇒ Appliquer d'autres pièces, mais au moins la quantité double.
- ⇒ Appuyer sur la touche **PRINT**, le poids de référence est calculé de nouveau.

Le nombre de pièces est encore trop petit, appliquer d'autres pièces et confirmer sur la touche **PRINT**. Répéter le processus jusqu'à ce que apparaît l'affichage comptage de pièces.

Nombre de pièces suffisant pour la détermination de référence. Oter le poids de référence. La balance se trouve maintenant en mode de comptage des pièces et compte toutes les pièces, qui sont déposées sur le plateau de la balance.

Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**.

11.1.1 Commutation entre affichage nombre de pièces et affichage du poids

⇒ Appliquer le matériau à peser et lire le nombre de pièces.



⇒ Appuyer sur la touche **MENU**, le poids total des pièces appliquées est affiché.

ou

⇒ Appuyer sur la touche **MENU** et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le signal acoustique s'éteint, le poids moyen d'une pièce individuelle est affiché.

⇒ Pour rentrer à l'affichage comptage de pièces, appuyer de nouveau sur la touche **MENU**.

11.1.2 Optimisation de référence automatique

Pour améliorer l'exactitude de comptage, on peut optimiser la référence en y appliquant d'autres pièces. Lors de chaque optimisation de référence, le poids de référence est calculé à nouveau. Les pièces additionnelles élargissant la base pour l'extrapolation, la référence s'en trouve plus précise.

- ⇒ Après réglage du poids de référence, laisser la quantité de pièces sur le plateau de pesage
- ⇒ Doubler le nombre de pièces sur le plateau de pesée et attendre jusqu'à ce que le signal acoustique retentit. Le poids de référence est calculé de nouveau.
- ⇒ Ou répéter l'optimisation de référence en ajoutant d'autres pièces (max. 255 pièces) ou démarrer le processus de comptage.



L'optimisation automatique de référence n'est pas active lors de saisie numérique.

11.1.3 Mémorisation numérique du poids de référence

Si vous connaissez le poids de référence/ pièces, vous pouvez l'entrer moyennant les touches numériques.

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le nombre des pièces de référence actuel est affiché.

- ⇒ Sur les touches fléchées **↓ ↑** sélectionnez manuellement

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**
- ⇒ Sur les touches fléchées **↓ ↑ ←** saisir le poids de référence connu.
- ⇒ En utilisant un récipient de pesage, le mettre avant de appuyer sur la touche **PRINT**. Le processus d'ajustage démarre. „0-t“ est affiché.

- ⇒ Appliquer le matériau à peser et lire le nombre de pièces.

- ⇒ Appuyer sur la touche **MENU**, le poids total des pièces appliquées est affiché.

- ⇒ Pour rentrer à l'affichage comptage de pièces, appuyer de nouveau sur la touche **MENU**.

Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**

11.2 Détermination de densité à l'aide du dispositif de pesage au sol

La densité est le rapport poids [g]: volume [cm³]. Le poids est obtenu en pesant l'échantillon à l'air. Le volume est déterminé à base du volume repoussé [g] par l'échantillon plongé dans un liquide. La densité [g/cm³] de ce liquide est connue (loi d'Archimède).

i L'utilisation d'un set détermination de densité disponibles en option lui facilite le travail de détermination de la densité

Balances analytiques	KERN YDB-03
Balances de précision [d] = 0,001 g	KERN ALT-A02
Balances de précision [d] = 0,01 g	KERN PLT-A01

11.2.1 Détermination de la densité des corps solides

Préparer la balance de la manière suivante:

- Mettre la balance à l'arrêt
- Enlever le plateau de pesée et retourner la balance soigneusement.
- Visser le crochet de pesée sous balance
- Mettre la balance au-dessus d'une ouverture.
- Suspendre la fixation de l'échantillon
- Verser le liquide de mesure dans un récipient (par ex. gobelet) et tempérer

⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

⇒ Appuyer sur la touche **MENU**

⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

⇒ Sur la touche **MENU** choisir „d SoLid“

⇒ Confirmez sur la touche **PRINT**.

⇒ Sur les touches fléchées **↓ ↑ ←** saisir la densité du liquide de mesure.

⇒ Validez la saisie sur la touche **PRINT**.

⇒ L'affichage pour la détermination du poids de l'„échantillon dans l'air“ est affiché.




⇒ Confirmez sur la touche **PRINT**.

⇒ Tarer si nécessaire et appliquer l'échantillon.

⇒ Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé, ensuite appuyer sur la touche **PRINT** . „WEI AIR“ est affiché clignotant.

⇒ L'affichage pour la détermination du poids de l'„échantillon dans le liquide de mesure“ est affiché.

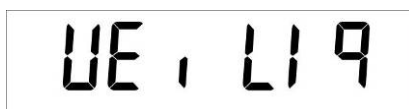

⇒ Valider sur la touche **PRINT**

⇒ Plonger le support de l'échantillon vide et tarer à l'aide de la touche **TARE**

⇒ Saisir l'échantillon et l'immerger.

Veiller à ce que le support de l'échantillon ne touche pas le gobelet.

⇒ Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé, ensuite appuyer sur la touche **PRINT** . „WEI LIQ“ est affiché clignotant.

⇒ La densité de l'échantillon est affichée




Retour en mode de pesage

⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**



⇒ ou démarrer un nouveau cycle de mesure à l'aide de la touche **MENU**.

Si au cours de la détermination de la densité sont apparus des erreurs, „d-----“, est affiché.

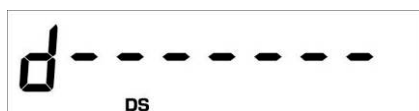

11.2.2 Détermination de la densité de liquides

- ⇒ Remplir le liquide d'échantillon dans un vaisseau, p.ex. un gobelet.
- ⇒ Tempérer le liquide d'échantillon jusqu'à ce que la température demeure constante.
- ⇒ Mettre à disposition un corps plongeant en verre avec densité connue
- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A digital display showing the word "Count" in a black, monospaced font on a white background.

- ⇒ Appuyer sur la touche **MENU**

A digital display showing "dEn5" in a black, monospaced font on a white background.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.
- ⇒ Sur la touche **MENU** choisir „d Liquid“

A digital display showing "dL 190 Id" in a black, monospaced font on a white background.

- ⇒ Confirmez sur la touche **PRINT**.


A digital display showing "d5 3.0000" in a black, monospaced font on a white background.

- ⇒ Sur les touches fléchées ↓ ↑ ← saisir la densité du corps plongeant en verre.
- ⇒ Validez la saisie sur la touche **PRINT**.

- ⇒ L'affichage pour la détermination du poids du „corps plongeant en verre dans l'air“ apparaît.



- ⇒ Confirmez sur la touche **PRINT**.
- ⇒ Tarer le cas échéant et accrocher le corps plongeant au centre.
- ⇒ Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé, ensuite appuyer sur la touche **PRINT** . „WEI AIR“ est affiché clignotant.
- ⇒ L'affichage pour la détermination du poids du „corps plongeant en verre dans le liquide de l'échantillon“ apparaît.

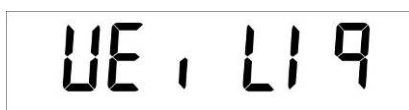

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**
- ⇒ Tarer le cas échéant et immerger le corps plongeant dans le liquide de mesure
- ⇒ Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé, ensuite appuyer sur la touche **PRINT** . „WEI LIQ“ est affiché clignotant.
- ⇒ La densité du liquide d'échantillon est affichée




Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**.



- ⇒ ou démarrer un nouveau cycle de mesure à l'aide de la touche **MENU**.

Si au cours de la détermination de la densité sont apparus des erreurs, „d----“, est affiché.

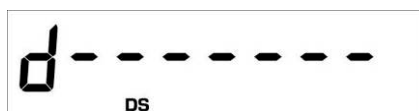

11.3 Fonction d'addition

Avec cette fonction, des pesages individuels à volonté peuvent être automatiquement totalisés en une somme totale.

⇒ En mode de pesée, répétez la pression sur la touche **MENU** jusqu'à ce que „add“ soit affiché.



⇒ Confirmer sur la touche **PRINT**
La balance tare automatiquement et change à l'affichage zéro



↓


⇒ Déposer le poids A.



(exemple)

⇒ Confirmer sur la touche **PRINT**
La valeur affichée est additionnée à la mémoire de totalisation, après la balance de nouveau tarera automatiquement et changera vers l'affichage zéro



↓


⇒ Déposer le poids B.



(exemple)

⇒ Confirmer sur la touche **PRINT**

La valeur affichée est additionnée à la mémoire de totalisation, après la balance de nouveau tarera automatiquement et changera vers l'affichage zéro



- ⇒ Procéder de la même manière avec les autres poids
- ⇒ Pour imprimer la somme totale des pesages individuels appuyer sur la touche **CAL**
- ⇒ Appuyer sur la touche **MENU**, la somme de tous les pesages individuels est affichée.

- ⇒ Appuyer de nouveau sur la touche **MENU**, le nombre des pesages est affiché

- ⇒ Sortir de la fonction sur la touche **ON/OFF** et retourner dans le mode de pesée

11.4 Pesée avec gamme de tolérance

Vous pouvez définir une valeur-limite supérieure et inférieure afin de vous assurer que les matières pesées se trouvent exactement entre les valeurs de tolérance établies.

L'affichage **[L]**, **[ok]** ou **[H]** indique si le produit pesé se trouve bien entre les deux valeurs seuil extrêmes.


Produit pesé au-dessous du seuil de tolérance inférieur

Produit pesé est compris dans le domaine de tolérance

Le produit pesé est au-delà du seuil de tolérance supérieur

L'information si le produit pesé se trouve entre les deux valeurs seuil extrêmes, peut additionnellement donnée par un signal acoustique.


- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

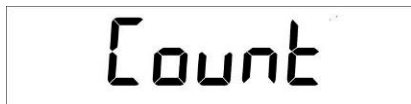


- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**



- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, l'affichage pour la saisie du seuil de tolérance inférieure apparaît.

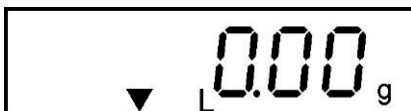

- ⇒ Saisir la valeur seuil inférieure à l'aide des touches fléchées ↓ ↑ ←
- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, l'affichage pour la saisie du seuil de tolérance supérieure apparaît.

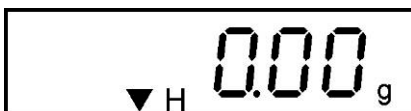

- ⇒ Saisir la valeur seuil supérieure à l'aide des touches fléchées ↓ ↑ ←
- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, l'affichage pour le réglage du signal sonore apparaît.
- ⇒ Sélectionner sur la touche **MENU** le réglage voulu
 - Beep off** Signal sonore mis à l'arrêt
 - Beep on** Signal sonore en marche, lorsque les matières pesées sont dans la zone de tolérance
- ⇒ Confirmez sur la touche **PRINT**.
La balance se trouve alors en mode de pesée de contrôle.
- ⇒ Déposez les matières à peser, le contrôle des tolérances est lancé.

Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**



11.5 Détermination du pourcentage

La détermination du pourcentage permet d'afficher le poids en pourcent, rapporté à un poids de référence.

11.5.1 Mémorisation du poids de référence par pesée

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A digital display showing the word "Count" in a seven-segment font.

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

A digital display showing the word "PERC" in a seven-segment font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

- ⇒ Sur la touche **MENU** choisir „PERc A“

A digital display showing "PERc A" in a seven-segment font.

- ⇒ En utilisant un récipient de pesage, le mettre avant de appuyer sur la touche **PRINT**. Le processus d'ajustage démarre. „0-t“ est affiché.

A digital display showing "0-t" in a seven-segment font.

A digital display showing "LoAd" in a seven-segment font.

- ⇒ Mettre en place le poids de référence (=100 %)
- ⇒ Attendre jusqu'à ce que l'affichage du poids sur la balance soit stable, ensuite enfoncer la touche **PRINT**, „LOAD“ clignote. Le poids est repris comme référence (100%).

A digital display showing "100.00" with a small percentage symbol (%) below it.

- ⇒ Oter le poids de référence. A partir d'ici la balance se trouve en mode détermination de pourcentage.
- ⇒ Mettre en place le produit pesé.
Le poids de l'échantillon est indiqué en pourcent, en relation au poids de référence.

11.5.2 Mémorisation numérique du poids de référence

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A rectangular digital display showing the word "Count" in a monospace font.

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

A rectangular digital display showing the text "PERC" in a monospace font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le réglage actuel est affiché.

- ⇒ Sur la touche **MENU** choisir „PERc n“

A rectangular digital display showing the text "PERc n" in a monospace font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, l'affichage pour la saisie du poids de référence apparaît.

A rectangular digital display showing "0.00 g" with a percentage sign below the decimal point and a small downward-pointing arrow to the left of the decimal point.

- ⇒ Sur les touches fléchées ↓ ↑ ← saisir le poids de référence (100%).

- ⇒ Validez la saisie sur la touche **PRINT**. A partir d'ici la balance se trouve en mode détermination de pourcentage.

A rectangular digital display showing "0.0 %" with a percentage sign below the decimal point.

- ⇒ Mettre en place le produit pesé.

Le poids de l'échantillon est indiqué en pourcent, en relation au poids de référence.

Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**

A rectangular digital display showing "0.0000 g" with a small circle and asterisk to the left of the display.

11.6 Fonction de pesée des animaux

On peut appliquer la fonction de pesée des animaux lors de pesées instables. Pendant un laps de temps donné est extrapolée la moyenne des résultats de pesée. Plus l'animal à peser est remuant, plus longue devrait être choisi le laps de temps.

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A rectangular digital display showing the word "Count" in a large, black, monospace-style font.

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

A rectangular digital display showing the text "An. in UE." in a large, black, monospace-style font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT** le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché.

- ⇒ Sur les touches fléchées **↓** **↑** sélectionnez le réglage voulu.

Feuilleter en avant sur la touche **MENU**

Feuilleter en arrière sur la touche **CAL**



- ⇒ Confirmez sur la touche **PRIN**
- ⇒ Si cela s'avère nécessaire, tarer la balance
- ⇒ Placer l'objet (l'animal) sur le plateau de pesée et appuyer sur la touche **PRINT**. Sur l'affichage a lieu un „Countdown“.
La moyenne des résultats de pesée est affichée et demeure sur l'affichage.

A rectangular digital display showing "A 8.086" in a large, black, monospace-style font.

- ⇒ Afin de réaliser un autre pesage, appuyer **1x** sur la touche **ON/OFF**

Retour en mode de pesage :

- ⇒ Appuyer **2x** sur la touche **ON/OFF**

A rectangular digital display showing "0.000" in a large, black, monospace-style font, with a small "g" to the right. Below the display, on the left, is the text "* O".

11.7 Fonction valeur de crête

Cette fonction affiche la valeur de charge la plus élevée (valeur de crête) d'une pesée.

La valeur de crête reste affichée jusqu'à ce que est effacée.

- ⇒ Appuyer brièvement sur la touche **MENU** en mode de pesée. Le premier point de menu „count“ est affiché.

A rectangular digital display showing the word "Count" in a large, black, monospace-style font.

- ⇒ Appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU**

A rectangular digital display showing "n LoAd" in a large, black, monospace-style font.

- ⇒ Valider sur la touche **PRINT**, le processus de tarage est démarré automatiquement. „0-t“ est affiché.
A partir d'ici la balance se trouve dans le mode de valeur de crête, marqué par le „M“ affiché.

A rectangular digital display showing "n 0.000 g" in a large, black, monospace-style font. A small peak symbol is visible above the 'n' and a small 'g' is at the end. Below the 'n' is a small asterisk and a circle.

- ⇒ Charger le plateau de la balance. La valeur de charge la plus élevée est maintenant affichée.

A rectangular digital display showing "n 68.984 g" in a large, black, monospace-style font. A small peak symbol is visible above the 'n' and a small 'g' is at the end. Below the 'n' is a small asterisk.


- ⇒ La valeur de crête demeure affichée aussi longtemps sur le display jusqu'à ce que la touche **TARE** soit appelée. Ensuite la balance est prête pour d'autres mesures.

Retour en mode de pesage

- ⇒ Appuyez sur la touche **ON/OFF**

A rectangular digital display showing "n 0.000 g" in a large, black, monospace-style font. A small peak symbol is visible above the 'n' and a small 'g' is at the end. Below the 'n' is a small asterisk and a circle.


12 Sortie de données RS 232C

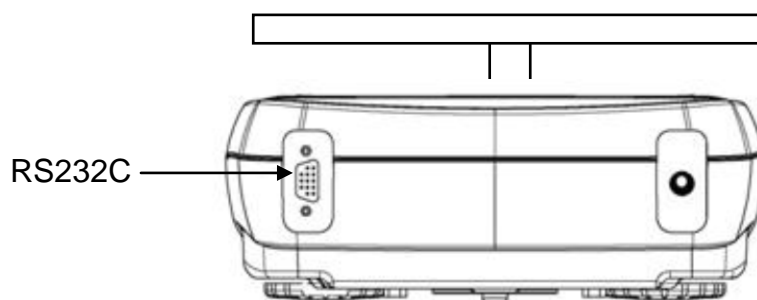

12.1 Caractéristiques techniques

- code ASCII de 8 bits
- 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt, pas de bit de parité
- taux de bauds sélectionnable de 1200 - 9600 bauds
- pour la mise en œuvre d'un interface seul le recours à un câble d'interface KERN respectif de max. 2 m permet un fonctionnement irréprochable


12.2 Attribution des broches du connecteur de sortie de la balance

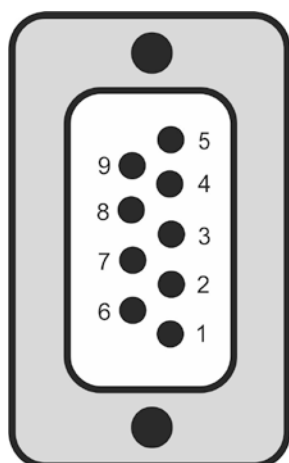


Pin 2	Tx Signal
Pin 3	Rx Signal
Pin 5	GND

12.3 Interface


- balance - PC à 25 pôles

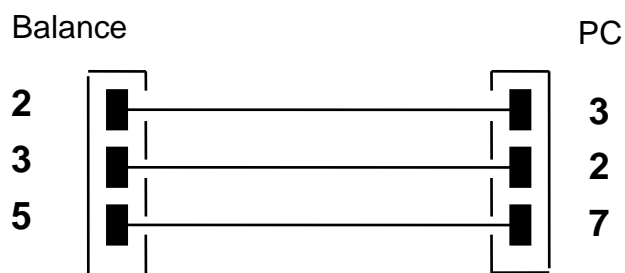

- balance - PC à 9 pôles

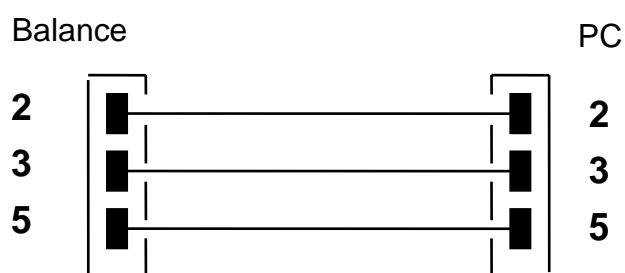

- balance - imprimante

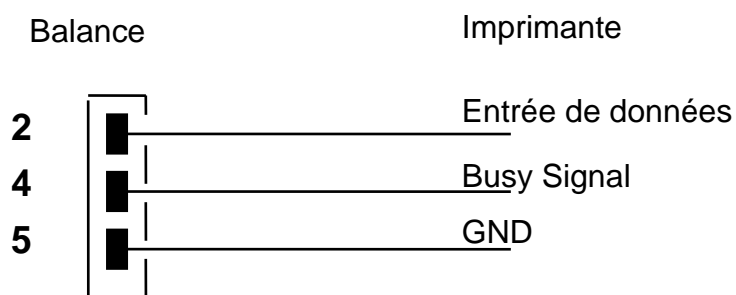

12.4 Transfert de données

Le jeu de données consiste dans les 14 caractères suivants :

1. Caractères	Signe arithmétique /espace (valeur de pesée)
2-9. Caractères	Poids ou autres données
10-12. Caractères	Unité de pesée
13. Caractères	Affichage de la stabilité
14. Caractères	carriage return
15. Caractères	line feed

12.5 Formats de la transmission de données

Lors d'un poids stable le format est transféré en appuyant sur la touche **PRINT**.

Mode de pesage (émission continue et ordre de télécommande)

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°r
Caractère	Poids							Unité de pesée			Stabilité	CR	LF	

Détermination de densité (seulement ordre de télécommande)

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°
d	=	Masse volumique					Espaces		Unité de pesée					CR	LF	

Comptage (seulement ordre de télécommande)

Nombre de pièces

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°
Pcs		:	Espaces				Nombre de pièces								

Poids des pièces appliquées

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
Poids						:	space	Valeur de pesée						space	g	space	S		

Poids moyen de pièce

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
PMU poids moyen de pièce		:	Espaces				Valeur de pesée						space	g			

Détermination du pourcentage (seulement ordre de télécommande)

Pourcentage

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
Pourcent				.	Espace			Pourcent							Esp.	%	

Valeur du poids

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
Poids						Esp.	Valeur du poids							Esp.	g		

Pesée d'animaux (seulement ordre de télécommande)

Temps

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
Temps				Esp.	=	Espace			Valeur de temps	Sec.			Espace				

Valeur moyenne

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
Valeur moyenne		.	=	Espace				Valeur totale moyenne					Esp.	g			

12.6 Commandes à distance

instructions	Fonction
"T" = H54	Tarage
"C" = H43	Ajustage
"E" = H45	Editer valeur de pesée stable
"M" = H4D	Menu
"O" = H4F	ON/OFF

12.7 Fonctionnement de l'imprimante

Pour la communication entre la balance et l'imprimante les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- Relier la balance à l'aide d'un câble approprié avec l'interface de l'imprimante. Le fonctionnement sans panne est seulement assuré grâce au câble d'interface KERN respectif.
- La taux baud de la balance et de l'imprimante doivent coïncider, voir au chap. 9.3.

Exemples d'impression:

Mode de pesée / fonction de valeur de crête

.....	22.000 g
-------	----------

Détermination de la densité

d= 2.80066 g/cm ³ d

d Valeur de mesure „Densité“

Comptage de pièces

Pcs	100
Weight:	300.000 g
PMU:	3.000 g

PCS Nombre de pièces
Weight Poids des pièces appliquées
PMU Poids moyen de pièce

Prozentbestimmung

Perc.	20 %
Weight:	30.000 g

Perc Valeur affichée en [%]
Weight Valeur affichée en [g]

Mode de pesée d'animaux

Time	6 Sec
Ave.:	59.446 g



Mode de totalisation

1.	14.156 g
2.	18.226 g
<hr/>	
S=	32.382 g

Pesée de tolérance

Weight : 0.00g -LOW-	Weight : 49.20g -OK-	Weight : 249.20g -HIGH-
-------------------------	-------------------------	----------------------------

13 Messages d'erreur

ERR01	Valeur de poids instable ou remise à zéro impossible. Contrôler les conditions ambiantes.
ERR02	Défaillance d'ajustage p.ex. conditions ambiantes instables
ERR03	Erreur d'ajustage p. ex. mauvais poids d'ajustage)
ERR04	Poids de pièce trop petit / instable
ERR05	Transfert de données impossible puisque la valeur de poids est instable. Contrôler les conditions ambiantes.
ERR06	Poids de valeur dans le mode détermination de densité instable. Contrôler les conditions ambiantes.
ERR07	Lecture incorrecte des données (comptage de pièces, détermination de la densité,...)
ERR08	Erreur d'ajustage interne
"UNLOAD":	Gamme de pesage pas atteinte. Contrôler la position du plateau de pesée
"CAL But"	Ajuster la balance
	Gamme de pesée dépassée, la charge appliquée est au-dessus de la capacité de la balance. Délester la balance.
	Gamme de pesée non atteinte, p.ex. plateau de pesée non appliqué

14 Maintenance, entretien, élimination



Avant le nettoyage, coupez l'appareil de la tension de fonctionnement.

14.1 Nettoyage

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Veillez à ce que les liquides ne puissent pas pénétrer dans l'appareil et frottez ensuite ce dernier avec un chiffon doux sec.

Les poudres/restes d'échantillon épars peuvent être retirés avec précaution à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur-balai.

Retirer immédiatement les matières à peser renversées sur la balance.

14.2 Maintenance, entretien

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

Avant d'ouvrir l'appareil, couper ce dernier du secteur.

14.3 Elimination

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

15 Aide succincte en cas de panne

En cas de dérangements dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Aide:

Défaut

Cause possible

L'affichage de poids ne s'allume pas.

- La balance n'est pas en marche.
- La connexion au secteur est coupée (câble de secteur pas branché/défectueux).
- Panne de tension de secteur.
- Les piles / accus ont été interverties à leur insertion ou sont vides
- Aucune pile / accu n'est inséré.

L'affichage du poids change sans discontinuer

- Courant d'air/circulation d'air
- Vibrations de la table/du sol
- Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers.
- Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)

Le résultat de la pesée est manifestement faux

- L'affichage de la balance n'est pas sur zéro
- L'ajustage n'est plus bon.
- Changements élevés de température.
- Le temps de préchauffage n'a pas été respecté.
- Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. En cas de perdurance du message d'erreur, faites appel au fabricant.

16 Ioniseur (Factory option KERN ALJ-A03)

16.1 Informations générales

Le ioniseur est équipé de pales à haute tension, responsables de libérations de charges dues à l'effet corona, des ions positifs et négatifs. Ils sont attirés par un matériau à peser, chargé électrostatiquement, neutralisant ainsi la charge électrostatique perturbatrice. Il élimine également les forces qui faussent le résultat de pesée (par exemple, résultat de pesée erroné, la dérive du résultat de pesée).

16.2 Principales recommandations de sécurité

AVERTISSEMENT



Le ioniseur est destiné à être utilisé uniquement avec des balances électroniques. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.



Ne jamais utiliser le ioniseur dans des endroits susceptibles d'explosion. La version série n'est pas antidéflagrante.



Protégez la balance contre une forte humidité de l'air/température, les vapeurs et les poussières.

Assurez-lui un emplacement libre d'eau/d'huile.

Ne pas exposer le ioniseur de manière prolongée à une forte humidité. Installer l'appareil froid dans un endroit chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur le ioniseur) non désirée. Dans ce cas, laissez le ioniseur coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant environ 2 heures.



Si le ioniseur est activé, ne touchez pas la source d'ions, voir l'étiquette à gauche.



En raison de l'utilisation de la technologie haute tension, manipulez la source d'ions et les sorties avec précaution.



Ne pas démonter ni modifier le ioniseur.



Prévenir les dommages causés par les chutes, vibrations ou chocs, voir l'autocollant à gauche.



Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine. La valeur de tension imprimée doit être conforme à la tension locale.



Risque de blessure, les lames des sources d'ions sont très coupantes.



Le ioniseur produit de l'ozone toxique, assurez une ventilation adéquate.



Avant de commencer les travaux d'entretien et de nettoyage, débranchez le ioniseur du bloc d'alimentation.



Débranchez du secteur le ioniseur non utilisé.



MISE EN GARDE



Entretenez et nettoyez le ioniseur régulièrement.

- Nettoyage de la source d'ions après 100 heures.
- Remplacement de la source d'ions après 10 000 heures.



La mise en marche d'un ioniseur endommagé peut provoquer un court-circuit, incendie ou choc électrique.



Le fonctionnement en plein air et dans les véhicules n'est pas autorisés sous peine de perte de toute garantie.



L'apparition de champs électromagnétiques peut provoquer un écart de pesée (résultats erronés). Déchargez l'échantillon à une distance appropriée de la balance.



Pendant le fonctionnement, le ioniseur peut chauffer légèrement.




Pour obtenir de meilleurs résultats d'ionisation, utilisez un ventilateur. L'échantillon sera déchargé plus rapidement.

16.3 Caractéristiques techniques

Distance « échantillon - source d'ions »	env. 5–40 cm
Concentration d'ozone	0 ~ 0,05 ppm (à 2 cm de la source d'ions)
Poids	525 g
Dimensions [cm]	110 × 105 × 60
Conditions ambiantes	0–50°C, humidité de l'air 20–80% (sans condensation)
Adaptateur secteur tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Ioniseur tension d'entrée	12 VDC, 500 mA
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	catégorie II
Hauteur d'installation au dessus du niveau de la mer	jusqu'à 2000 m
Lieu d'emplacement	seulement à l'intérieur

16.4 Aperçu de l'appareil

Aperçu du clavier

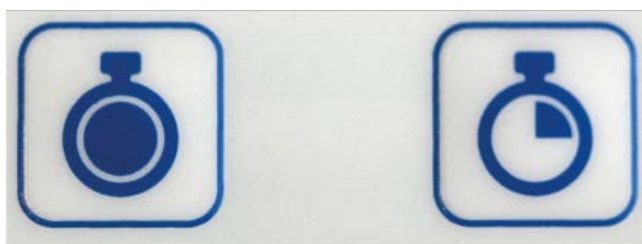

1

2

1 source d'ions active (Continuous Mode)
(arrêt automatique après 8h)

2 sources d'ions active (Time Mode)
(mode de travail 2 min.)



Basculez entre ces deux modes en appuyant sur l'un des deux boutons.

Aperçu des affichages




Témoin LED vert	Ioniseur en service	Ioniseur activé
Témoin LED rouge	Ioniseur en service	Mode continu (Continuous Mode)
Témoin LED rouge clignotant	Ioniseur en service	Mode heure (Time Mode)

16.5 Mise en marche




Connectez le ioniseur à l'adaptateur secteur uniquement lorsque l'appareil est éteint.



- ⇒ Allumez le ioniseur en appuyant sur la touche .
Le ioniseur est en mode « Continuous Mode », le temps de travail est de 8 heures. La LED rouge est allumée. Après 8 heures, le ioniseur sera automatiquement éteint.



- ⇒ Allumez le ioniseur en appuyant sur la touche .
Le ioniseur est en mode « Time Mode ». Le ioniseur reste allumé pendant 2 minutes, la LED clignote en rouge. Après 2 heures, le ioniseur sera automatiquement éteint.
- ⇒ Lorsque le ioniseur est activé, appuyez sur n'importe quelle touche pour passer à un autre mode de fonctionnement.

16.6 Champ d'application

i Le ioniseur est destiné à être utilisé uniquement avec des balances électroniques !

- Déchargement des corps solides ou pesage des récipients.

Pour obtenir de meilleurs résultats d'ionisation, utilisez un ventilateur. L'échantillon sera déchargé plus rapidement.

- Déchargement des échantillons en poudre. Le déchargement empêche le mouvement tourbillonnant, problématique en cas des échantillons toxiques.

Si les échantillons entrent facilement en mouvement tourbillonnaires, éteignez le ventilateur.


- Le déchargement du matériau pesé, du pare-brise en verre ou des récipients.


Placez le ioniseur près de la balance.


- Le déchargement des béchers, etc.

Toute secousse du bécher avec de la poudre provoque un dépôt de poudre sur la paroi interne du bécher. Pour l'éviter, déchargez le bécher.

16.7 Nettoyage

 **AVERTISSEMENT**

 Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.

 Ne démontez pas le ioniseur.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs (dissolvants, etc.), utilisez un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Les liquides ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil qui doit être séché après le nettoyage à l'aide d'un chiffon doux.

Gardez les ouvertures de la source d'ions propres.

